

ФОП Новіков В.В.

Керівництво користувача АІС
«Калібрувальна лабораторія» 2.5

Версія 1.0_ua від 11.10.2018р.

Зміст

1. Вступ	3
2. Налаштування доступу до системи на клієнті (установка клієнта).....	4
3. Початок роботи.....	4
4. Перегляд сторінок	8
5. Перегляд таблиць	9
6. Меню користувача.	12
6.1 Заявки	12
6.1.1. Заявки - Заявки	12
6.1.2 Заявки – Свідоцтва про калібрування. Розрахунок міжкалібрувального інтервалу	15
6.1.3 Заявки – Компанії.....	16
6.2 Контракти.....	21
6.3 Обладнання	21
6.3.1 Обладнання – Обладнання	21
6.3.2 Обладнання – Кімнати	24
6.3.3 Обладнання – Калібрування.....	26
6.3.4 Обладнання – Повірки	32
6.3.5 Обладнання – Шаблони контролю обладнання	37
6.4 Модель обладнання.....	41

1. Вступ

Дане Керівництво користувача Автоматизованої Інформаційної Системи (АІС) “Калібрувальна лабораторія” 2.5 (надалі - Керівництво) призначене для використання зовнішніми користувачами ТОВ «Метролоджі сервіс». Керівництво захищене авторськими та майновими правами і не може бути передане третім особам або поширене як на території України, так і за її межами.

Мета Керівництва – пояснити та показати, як використовувати АІС “Калібрувальна лабораторія” 2.5. для лабораторної практики.

АІС являє собою автоматизовану систему обігу технічних документів в лабораторії та за її межами. В ці документи входять всі записи, протоколи випробувань, калібрувань, свідоцтва про калібрування, робочі журнали, і т.д. Система побудована на клієнт-серверній архітектурі, є веб-орієнтованою системою, тобто для роботи з нею необхідний лише Інтернет-браузер.

Для зовнішніх користувачів доступна підсистема по обліку обладнання та приміщень. Вирішуються задачі обліку та нагадувань за калібруваннями, повірками, контролюми, розрахунок міжкалібрувального інтервалу, тощо.

Дане Керівництво користувача відповідає дійсній АІС “Калібрувальна лабораторія” 2.5, яка знаходиться за адресою у внутрішній локальній мережі ТОВ “Метролоджі сервіс”: <https://www.metrologyservice.com.ua>; містить достовірну інформацію про методи роботи з системою; описує функції системи і націлене на правильне використання системи зовнішнім користувачем ТОВ «Метролоджі сервіс».

“11” жовтня 2018р., м. Київ

_____ Новіков В.В.

2. Налаштування доступу до системи на клієнті (встановлення клієнта).

Для установки системи необхідний ПК з підключенням до мережі Інтернет. Рекомендовані виробником браузері та їх адреса в Інтернеті для безкоштовної установки:


Назва	Адреса в Інтернеті
Mozilla Firefox	http://www.mozilla.org/
Google Chrome	http://www.google.com.ua

Примітка. MS Internet Explorer може не підтримувати всі функції системи. Використовуйте інший браузер для роботи з системою.


3. Початок роботи.

Для того, щоб увійти в систему необхідно відкрити відповідне посилання в Інтернет-браузері (може бути готове посилання на Вашому робочому столі з назвою “АІС КЛ”): www.metrologyservice.com.ua

Перед Вами з’явиться наступна сторінка:

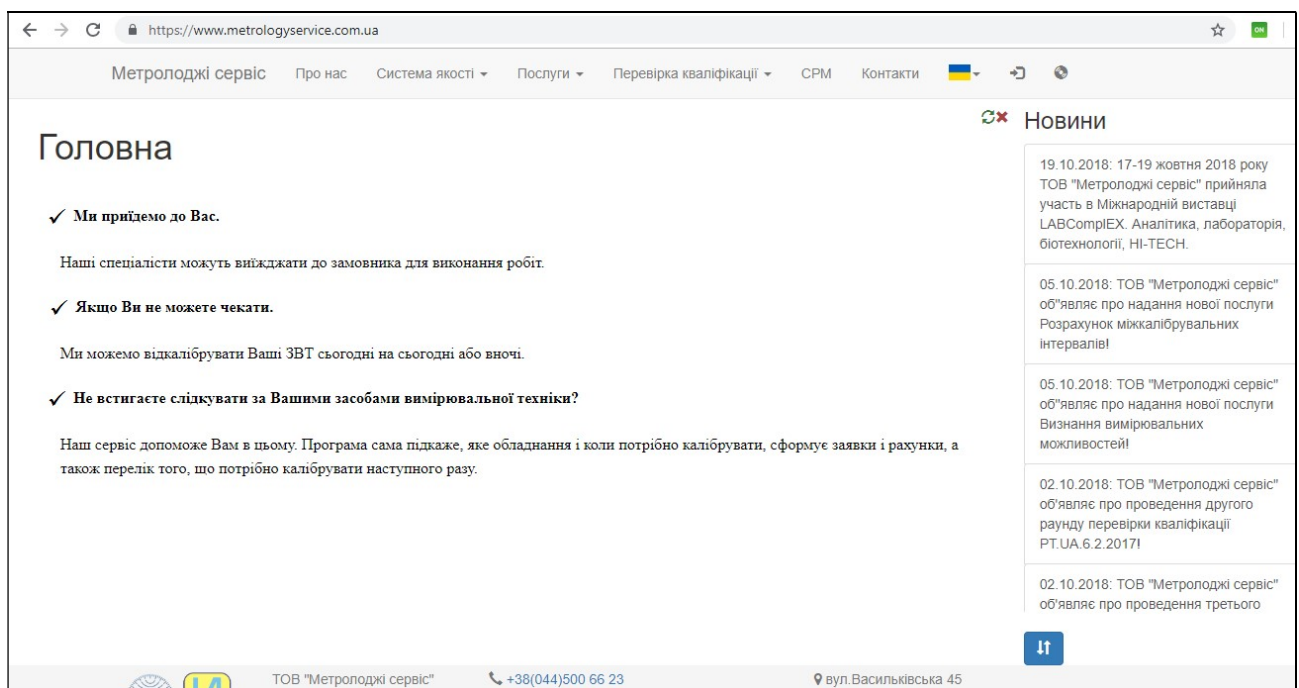

Для здійснення самостійної реєстрації в системі потрібно натиснути кнопку:

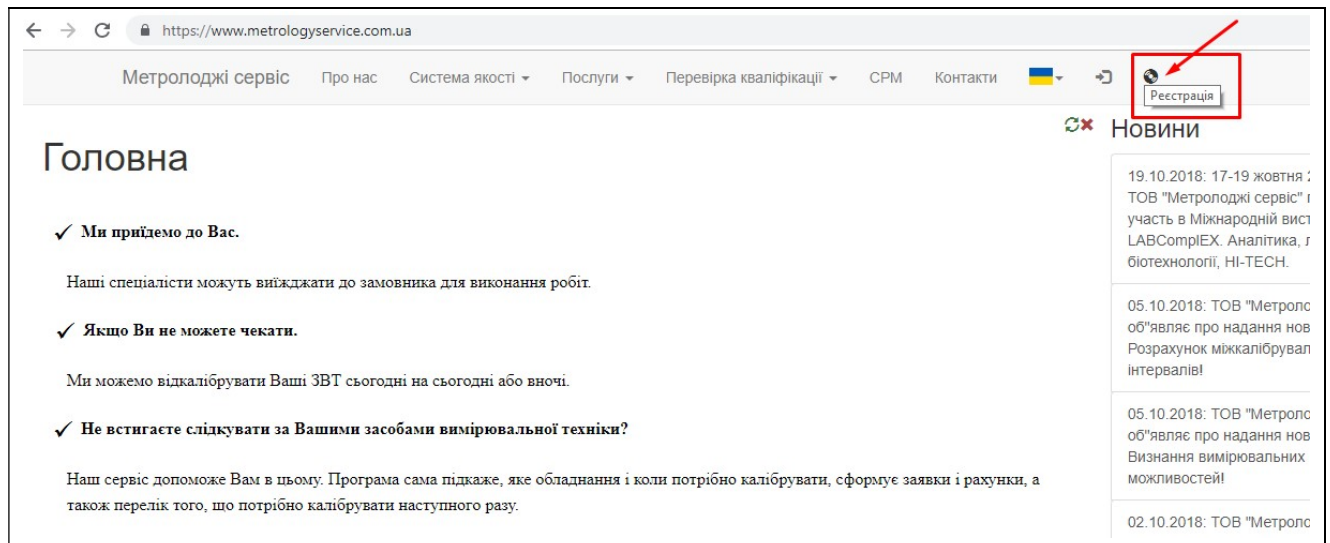

Ви переходите на сторінку введення даних для реєстрації.

A screenshot of the registration page at metrologyservice.com.ua/user/out/registration. The page has a header with the same navigation menu as the homepage. The main heading is 'Реєстрація' (Registration). Below the heading are several input fields: 'E-mail:', 'ПІБ:', 'Прізвище та ініціали:', 'Посада:', 'Пароль:', and 'Підтвердити пароль:'. At the bottom of the form is a checkbox labeled 'Я не робот' (I am not a robot) next to a reCAPTCHA logo and the text 'reCAPTCHA Конфіденційність - Умови використання'. A blue button labeled 'Підтвердити' (Confirm) is located at the bottom left of the form area.

Після заповнення відповідних полів, підтверджуєте заявку:

Реєстрація

E-mail:

ПІБ:

Прізвище та ініціали:

Посада:

Пароль:

Підтвердити пароль:

☒ Я не робот

 reCAPTCHA

[Конфіденційність](#) - [Умови використання](#)

Підтвердити

Після реєстрації Ви вже можете заходити до системи, але не маєте доступу до Вашої компанії.

Метролоджі сервіс


Вхід:

[Забули пароль?](#)

Увійти


Телефон підтримки: (099)652-48-05
e-mail: m.euroacademia@gmail.com

Але поки нема підтвердження з боку адміністратора системи ТОВ “Метролоджі сервіс” – ми не можемо переглядати інформацію по нашій компанії.

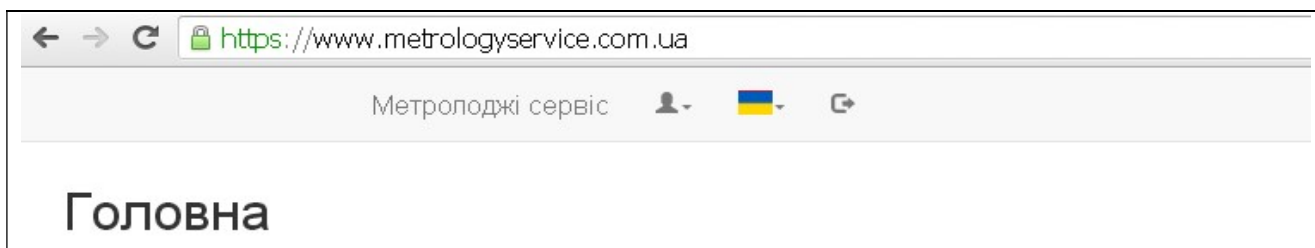


Тільки після отримання підтвердження користувач має доступ до перегляду інформації по своїй Компанії.


Підтвердження необхідно отримати в телефонному режимі або по електронній пошті від ТОВ «Метрологджі сервіс»

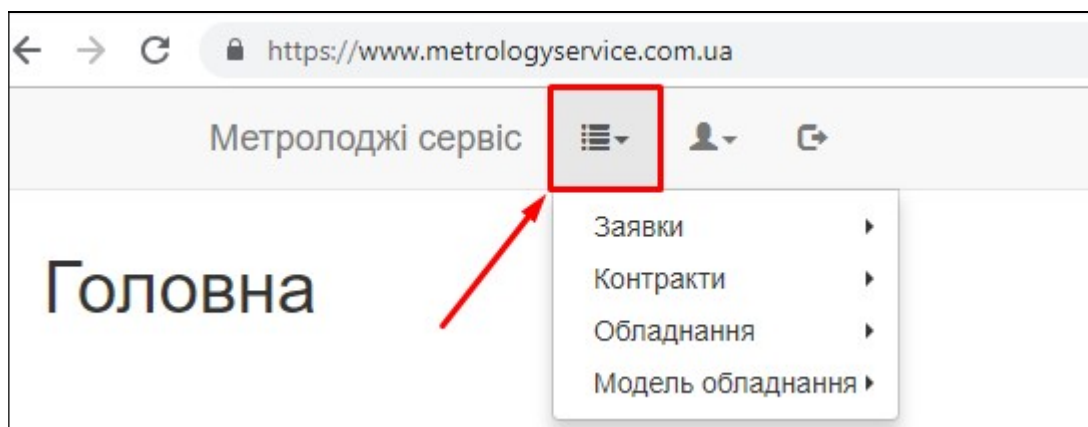

Ваше прізвище та ініціали зправа зверху меню є підтвердженням аутентифікації та авторизації Вашого робочого місця.

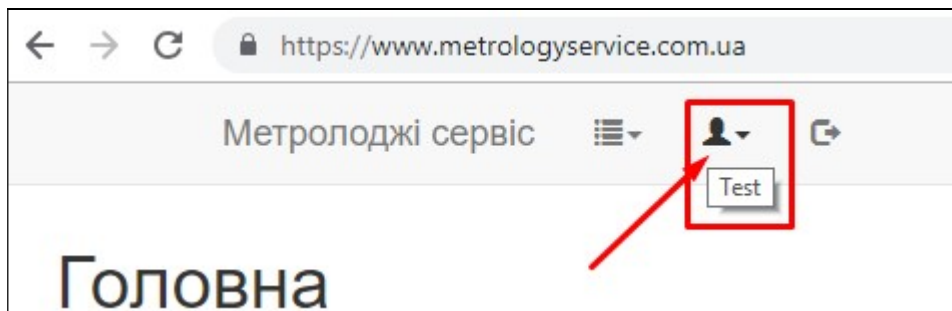

У цій вкладці головного меню знаходиться функціонал для зміни паролю та компанії, приналежність до яких Ви маєте:

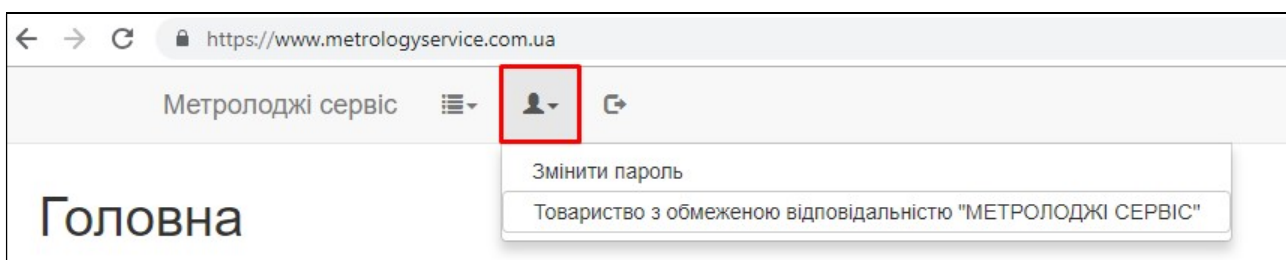

Кнопкою «Вийти»  рекомендується користуватися для виходу з системи і закінчення роботи. Після виходу з системи можна буде закрити браузер.

4. Перегляд сторінок.

АІС «Калібрувальна лабораторія» 2.5 – веб-орієнтована система. Перегляд робочих сторінок здійснюється шляхом вибору відповідних розділів меню, розташованого зверху робочої області сторінки та навігацією браузера (вперед, назад). Робоча область сторінки може містити: текстову інформацію, таблиці (журнали), попередній перегляд друківаних документів, посилання (кнопки) для дій в системі (Детальніше, Підтвердити, і т.д.).

Метролоджі сервіс

Заявки Всі

+
10

1.6 Відмінити опції

Номер Номер:	Створено Дата: Користувач:	Замовник Замовник:	Зразки обладнання Показати/сховати фільтри	Вартість Вартість:	Затверджено Затверджено: Користувач:	
52	09.03.2016 Божко Н.В.	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	2: Мірний циліндр Н 2кл і/н МЦ1001 , Мірний циліндр Н 2кл і/н МЦ1002	1500.00	09.03.2016 Божко Н.В.	
63	13.05.2016 Божко Н.В.	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	3: Піпетка скляна 1 мл ц.п. 0,1 мл Клас AS, Ex +5s і/н МП1-2 , Піпетка скляна 10 мл ц.п. 0,1мл Клас AS, Ex +5s і/н МП10-2 , Піпетка скляна 5мл 2 Клас ГОСТ 1770-59 і/н МП51	0.00	13.05.2016 Божко Н.В.	
105	10.11.2016 Божко Н.В.	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	7: Колба скляна 100 мл ГОСТ 1770-74 Клас 2 ТИП Н і/н КМ100-5 , Колба скляна 100 мл ГОСТ 1770-74 Клас 2 ТИП Н і/н КМ100-1 , Колба скляна 100 мл ГОСТ 1770-74 Клас 2 ТИП Н і/н КМ100-2 , Колба скляна 100 мл ГОСТ 1770-74 Клас 2 ТИП Н і/н КМ100-3 , Колба скляна 50 см3 ГОСТ 1770-74 Клас 2 ТИП Н і/н КМ50-2 , Колба скляна 50 см3 ГОСТ 1770-74 Клас 2 ТИП Н і/н КМ50-1 , Колба скляна 1000 мл ГОСТ 1770-74 Клас 2 ТИП Н і/н КМ1000-1	0.00	10.11.2016 Божко Н.В.	


Якщо об'єм даних на сторінці виходить за межі перегляду, необхідно використовувати прокрутку браузера – вниз або вправо для перегляду усіх даних на сторінці. Обов'язково дивіться, чи нема прокрутки в браузері – щоб не пропустити якусь інформацію або можливу дію на сторінці.

Також можна застосовувати вбудовані можливості браузера по зменшенню чи збільшенню сторінки, що відображається для зручного перегляду інформації АІС «Калібрувальна лабораторія».

5. Перегляд таблиць.

Перегляд таблиць здійснюється так само, як і робочої області сторінки. Сторінка в таблиці складається з 20 рядків (тобто, в залежності від назви таблиці, містить інформацію стосовно 20 заявок, свідоцтв, тощо). Щоб отримати доступ до інших даних (які не відображаються на даний момент на завантаженій сторінці) потрібно скористатись опцією переходу на інші сторінки таблиці, яка знаходиться зверху таблиці зліва (а також під таблицею знизу зліва): для вибору необхідної сторінки треба натиснути на закладку з відповідними номерами.

Примітка. Кількість рядків на сторінці можна регулювати натиснувши на відповідне поле та вибрати зі списку можливу кількість рядків 10, 20, 30..... 100.

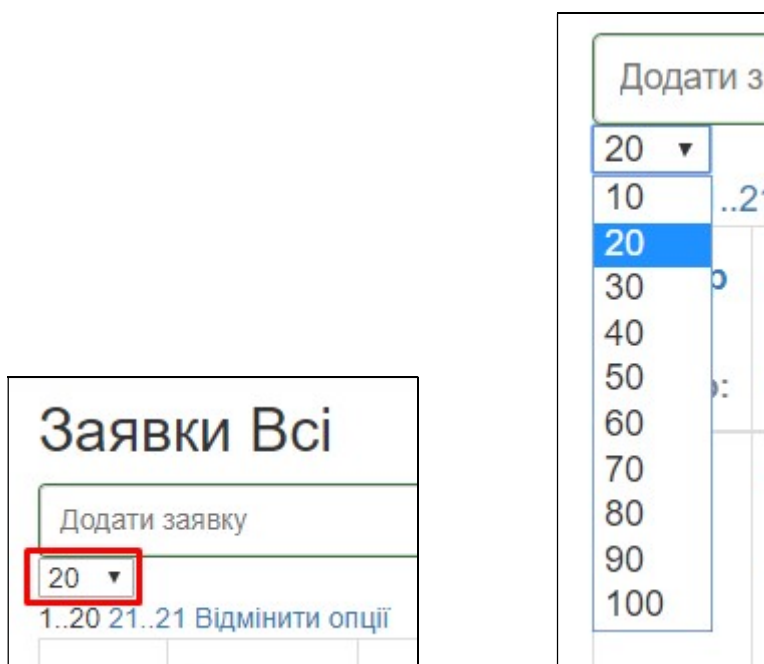

У кожної таблиці в системі є можливість її друку – кнопка друку « [Друкувати](#) » знаходиться знизу зліва під таблицею. Після натискання кнопки з'являється стандартне діалогове вікно друку.

Тут Ви обираєте необхідний принтер та налаштування (розмір/масштаб, кількість копій, тощо). В залежності від того яким браузером Ви користуєтесь (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) за замовчуванням стоять різні налаштування. Ми радимо користуватись Google Chrome, оскільки в цьому браузері вже автоматично встановлені найбільш оптимальні налаштування.

Для полегшення пошуку певної інформації, майже для всіх таблиць є можливість застосування фільтрації за деякими ключами. Опція «фільтр» знаходиться в ячейках-заголовках таблиці.

20 ▾		1..20 21..22 Відмінити опції	
Номер X	Створено Дата:	Замовник	Затверджено
Номер:	Користувач:	Замовник:	Затверджено: Користувач:
		Обладнання Показати/сховати фільтри	

Для зручності відображення деякі фільтри «приховані», тобто для їх перегляду необхідно відкрити відповідний список фільтрів:

Обладнання
Показати/сховати фільтри

Обладнання
Показати/сховати фільтри
Умове позначення:
Серійний номер:
Інвентарний номер:
Назва моделі:
Модель:

Щоб встановити певний фільтр, необхідно натиснути на «Назву фільтра», яка виділена сірим кольором, що знаходиться під назвою відповідного стовпчика, вказати інформацію (шуканий номер, інтервал номерів, текст або період дат) та підтвердити кнопкою «ОК/ПІДТВЕРДИТИ».

Підтвердити Назад

Підтвердити Назад

Примітка. Якщо при введенні фільтру фігурує напис «Від/До», то пошук буде точним до введеної Вами інформації (числа, тексту)

Примітка. Якщо при введенні фільтру фігурує напис «Містить», то пошук буде не точним. Наприклад, якщо проводити пошук серед усіх сформованих заявок і в полі «Серійний номер» ввести «5», то будуть відображатись усі заявки, у яких в серійному номері зустріється цифра «5».

Кнопка «Відмінити» скасовує поточну введену інформацію й повертає до вихідного списку.

5
Підтвердити Відмінити

Примітка. Можна одразу застосовувати фільтри за декількома критеріями. Для цього треба послідовно встановити потрібні фільтри.

Інформація стосовно того, який саме фільтр застосований відображається в ячейці з назвою колонки (під назвою). Щоб зняти саме цей фільтр треба натиснути на «хрестик». Для відміни всіх застосованих фільтрів використовується кнопка «Відмінити опції» у лівому верхньому куті над таблицею.

Заявки Всі			
+ 10 1..3 Відмінити опції			
Номер	Створено	Зразки обладнання	
Номер:	Дата:	Показати/сховати фільтри	
45 X	Користувач:	Умовне позначення:	
		Серійний номер: 5 X	
		Інвентарний номер:	
		Назва моделі:	
		Модель:	
Замовник			
Замовник:			

В деяких таблицях доступні дії. Кнопка(и)-іконки знаходяться в останньому стовпчику таблиці. Вони можуть мати різні назви. Для більшості таблиць доступна

функція перегляду – кнопка «Детальніше : » або натисканням на номер чи назву об'єкту. Натиснувши дану кнопку, з'явиться детальний перегляд даного рядка таблиці з усією пов'язаною з цим рядком інформацією і можливими діями :


Метролоджі сервіс			
Заявка № 193 від 02.09.2017			
Базова інформація			
 	Замовник: ; ТОВ "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"		Загальна вартість калібрування: 1950 грн.
	Немає договору		Загальні витрати на відрядження/доставку: 0 грн. (0 km)
	Створено: 02.09.2017 Користувач: Божко Н.В.		Загальна вартість заявки: 1950.00 грн.  Затверджено: 02.09.2017 Користувач: Божко Н.В.
#	Обладнання	Діапазони, методики, канали	
1107	Ваги лабораторні електронні ХА 52/Y i/n 00004 з/н 469315 З виїздом(у замовника) Свідоцтво: 887 Текстовий опис точок: Примітка:	маса-Від 0.001 г До 52 г Ціна поділки (дискретність) 0.01 мг Границі допустимої похибки 1 мг 650 грн.	
		Методика	Вартість
		Точки калібрування	
		МК1 "Методика калібрування"	650 грн.
		Значення	Вартість

Вся «унікальна» інформація, що ідентифікує об'єкт в системі є посиланнями. Тобто в довільній таблиці, яка містить/відображає певну «унікальну» інформацію, можна натиснути на «унікальні» дані й завантажиться сторінка з відповідною детальною інформацією (наприклад, якщо натиснути на номер заявки – завантажиться детальна інформація заявки).

6. Меню користувача.

Розділ «Меню користувача» містить декілька підрозділів, а саме:


- Заявки
- Контракти
- Обладнання
- Модель обладнання

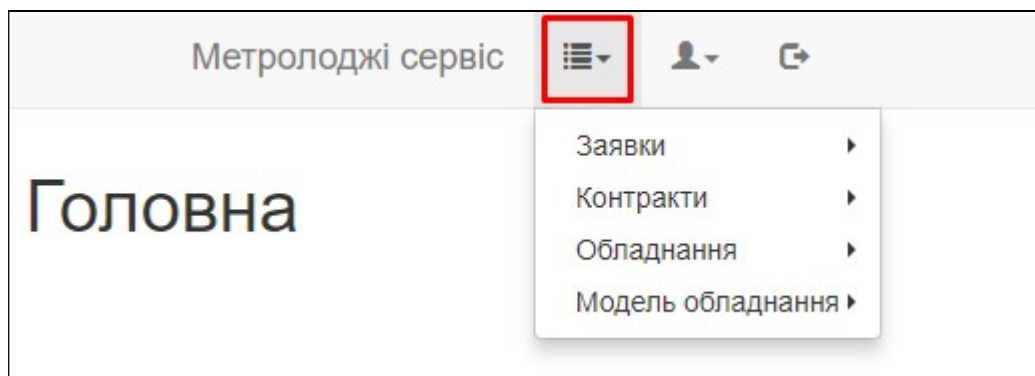

6.1 Заявки.

6.1.1. Заявки - Заявки

Заявки всі – журнал в якому відображаються сформовані заявки на калібрування відповідного Вам замовника.

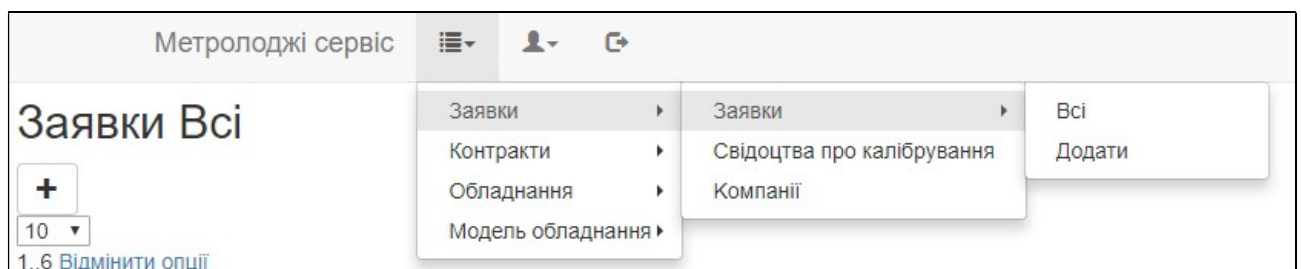

Метролоджі сервіс						
Заявки Всі						
10						
1.6 Відмінити опції						
Номер	Створено	Замовник	Зразки обладнання	Вартість	Затверджено	
Номер:	Дата:	Замовник:	Показати/сховати фільтри	Вартість:	Затверджено:	
52	09.03.2016 Божко Н.В.	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	2: Мірний циліндр Н 2кл і/н МЦ1001 , Мірний циліндр Н 2кл і/н МЦ1002	1500.00	09.03.2016 Божко Н.В.	Q
63	13.05.2016 Божко Н.В.	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	3: Піпетка скляна 1 мл ц.п. 0,1 мл Клас AS, Ex +5s і/н МП1-2 , Піпетка скляна 10 мл ц.п. 0,1мл Клас AS, Ex +5s і/н МП10-2 , Піпетка скляна 5мл 2 Клас ГОСТ 1770-59 і/н МП51	0.00	13.05.2016 Божко Н.В.	Q
105	10.11.2016 Божко Н.В.	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	7: Колба скляна 100 мл ГОСТ 1770-74 Клас 2 ТИП Н і/н КМ100-5 , Колба скляна 100 мл ГОСТ 1770-74 Клас 2 ТИП Н і/н КМ100-1 , Колба скляна 100 мл ГОСТ 1770-74 Клас 2 ТИП Н і/н КМ100-2 , Колба скляна 100 мл ГОСТ 1770-74 Клас 2 ТИП Н і/н КМ100-3 , Колба скляна 50 см3 ГОСТ 1770-74 Клас 2 ТИП Н і/н КМ50-2 , Колба скляна 50 см3 ГОСТ 1770-74 Клас 2 ТИП Н і/н КМ50-1 , Колба скляна 1000 мл ГОСТ 1770-74 Клас 2 ТИП Н і/н КМ1000-1	0.00	10.11.2016 Божко Н.В.	Q

Додати заявку можна через “Заявки - Додати”

← → ↺

https://www.metrologyservice.com.ua/lab/order/view/-1/

☆

Метролоджі сервіс

Додати заявку

✓ ✕

Замовник:

ТОВ "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"

Загальна вартість калібрування:

0 грн.

Загальні витрати на відрядження/доставку:

грн. (0 km)

Загальна вартість заявки: 0

грн.

Створено: Користувач: Test

Швидко додати

10

#	Обладнання	Діапазони, методики, канали
1	+ ✕ Текстовий опис точок: Примітка:	0 грн.

+

Додаємо потрібні нам зразки та заповнюємо порожні поля

Метролоджі сервіс

Додати заявку

Замовник: ТОВ "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"

Загальна вартість калібрування: 0 грн.

Загальні витрати на відрядження/доставку: 0 грн. (0 km)

Загальна вартість заявки: 0 грн.

Створено: Користувач: Test

Швидко додати: 10

#	Обладнання	Діапазони, методики, канали	
1	1317 Колба мірна 50 мл Тип Іп з кришкою Іп КМ101 Шрот соняшниковий тостований не гранулований Масова частка сирого		0 грн.

Примітка:

Після заповнення заявки – зберігаємо:

Метролоджі сервіс

Додати заявку

Замовник: ТОВ "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"

Загальна вартість калібрування: 330 грн.

Загальні витрати на відрядження/доставку: 0 грн. (0 km)

Загальна вартість заявки: 330 грн.


Створено: Користувач: Test

Швидко додати: 10

#	Обладнання	Діапазони, методики, канали													
1	Мірний циліндр Н 2кл Іп МЦ1001 Без виїзду (лабораторії)	об'єм: Від 0 мл До 100 мл Ціна поділки (дискретність) 1 мл [330 грн. Методика: МКЗ "Методика калібрування скляних мір місткості" Інформація по методикі: Вартість: 165 грн. Вартість точок: 55 грн. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Значення</th> <th>Вартість</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 мл</td> <td>55 грн.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>50 мл</td> <td>55 грн.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>100 мл</td> <td>55 грн.</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	Значення	Вартість		0 мл	55 грн.	X	50 мл	55 грн.	X	100 мл	55 грн.	X	330 грн.
Значення	Вартість														
0 мл	55 грн.	X													
50 мл	55 грн.	X													
100 мл	55 грн.	X													



Після “Збереження” заявки в неї з’являється номер та вона стає “Тимчасовою”, оскільки потрібне затвердження з боку ТОВ «Метролоджі сервіс».


На даному етапі Ви можете видалити цю заявку або редагувати її відповідними кнопками:

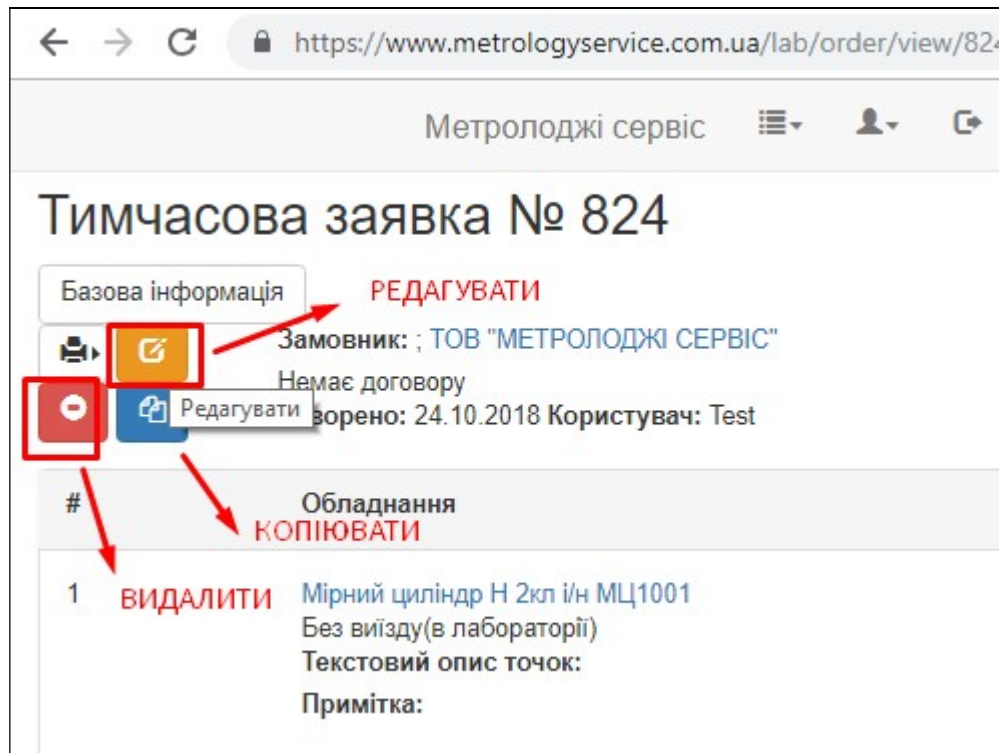



6.1.2 Заявки – Свідоцтва про калібрування. Розрахунок міжкалібрувального інтервалу

В цьому журналі відображаються сформовані свідоцтва про калібрування. Ви можете їх Переглядати/Друкувати/Завантажувати

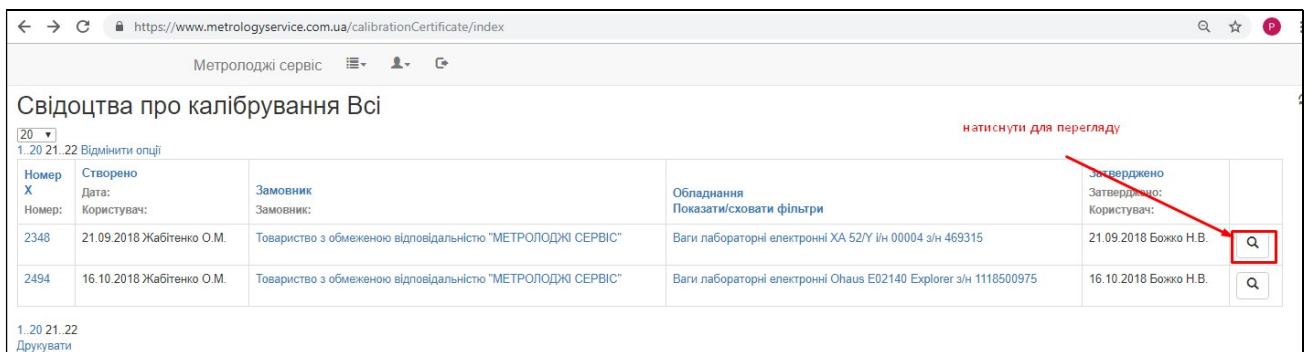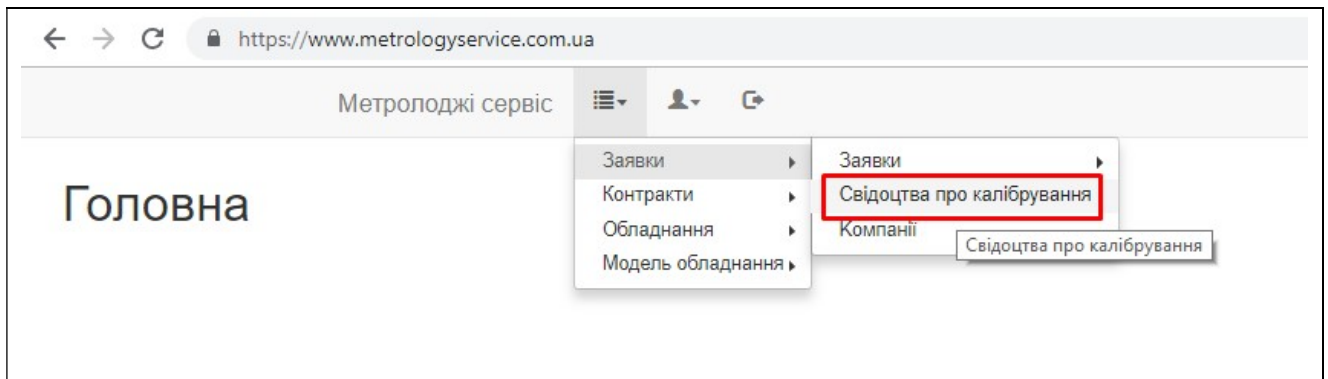

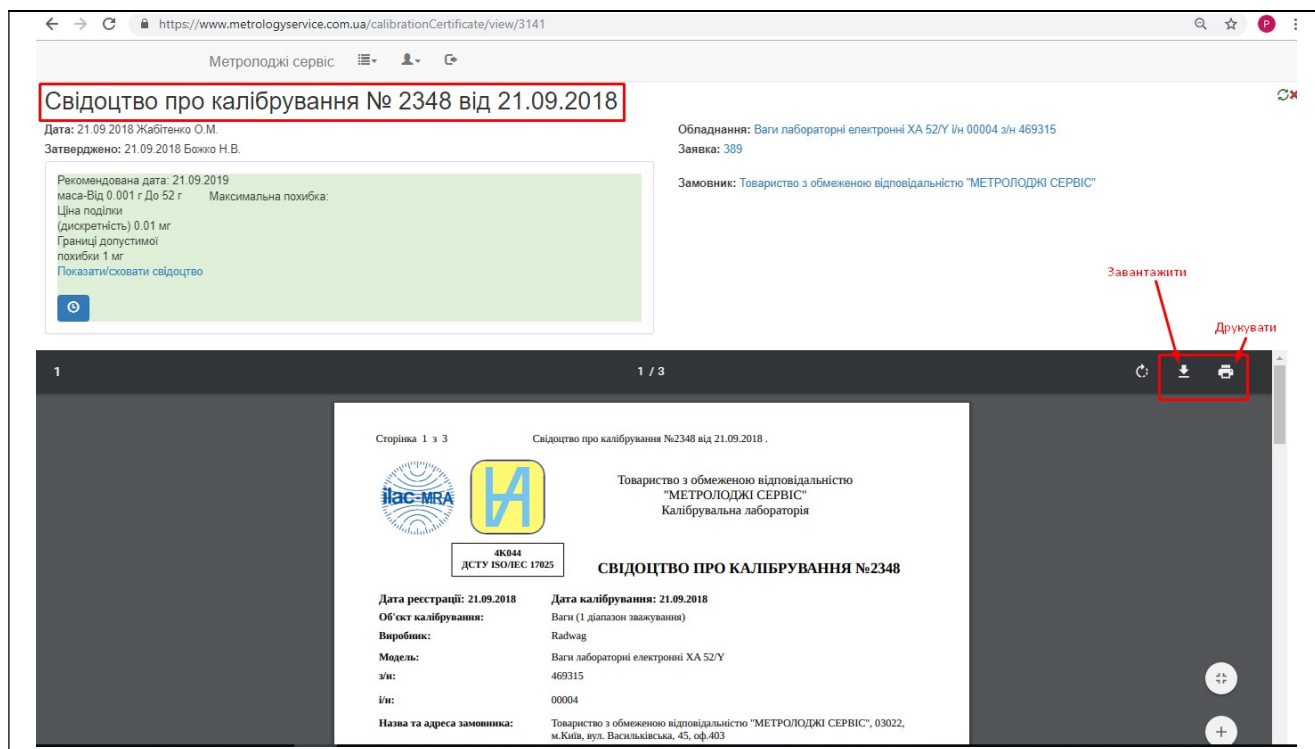

Також, є можливість розрахувати міжкалібрувальний інтервал згідно Національного Стандарту України “ МЕТРОЛОГІЯ. НАСТАНОВИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІЖКАЛІБРУВАЛЬНИХ ІНТЕРВАЛІВ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (ILAC-G 24/OIML D 10:2007, IDT) ДСТУ ILAC-G 24/OIML D 10:2013.”

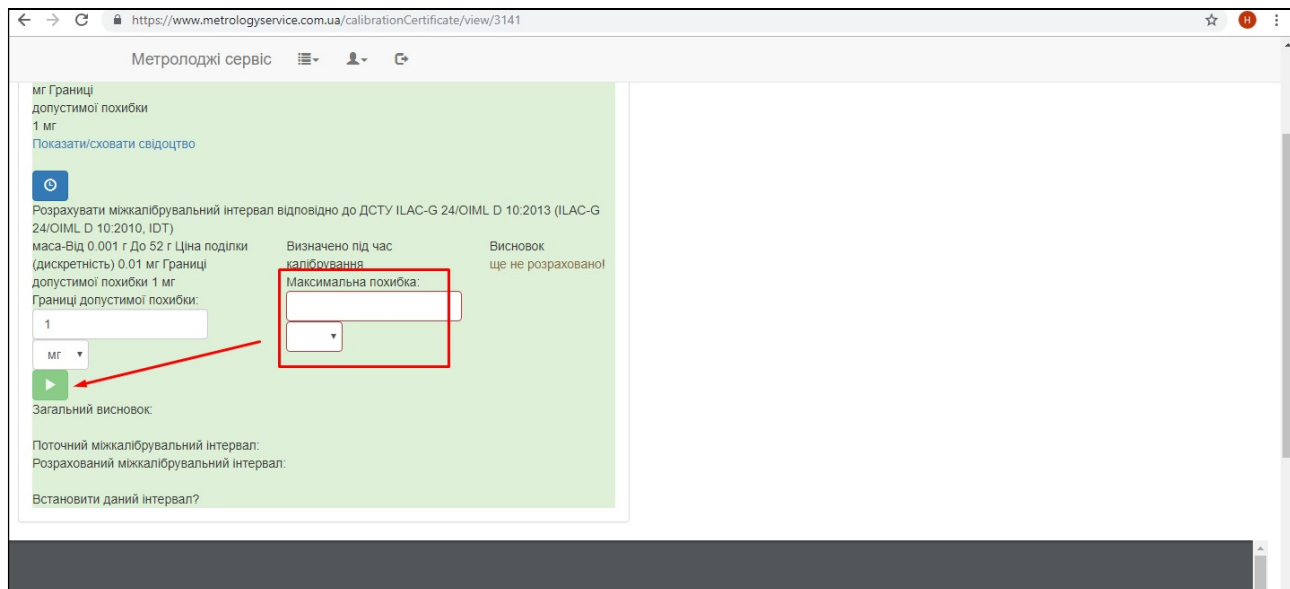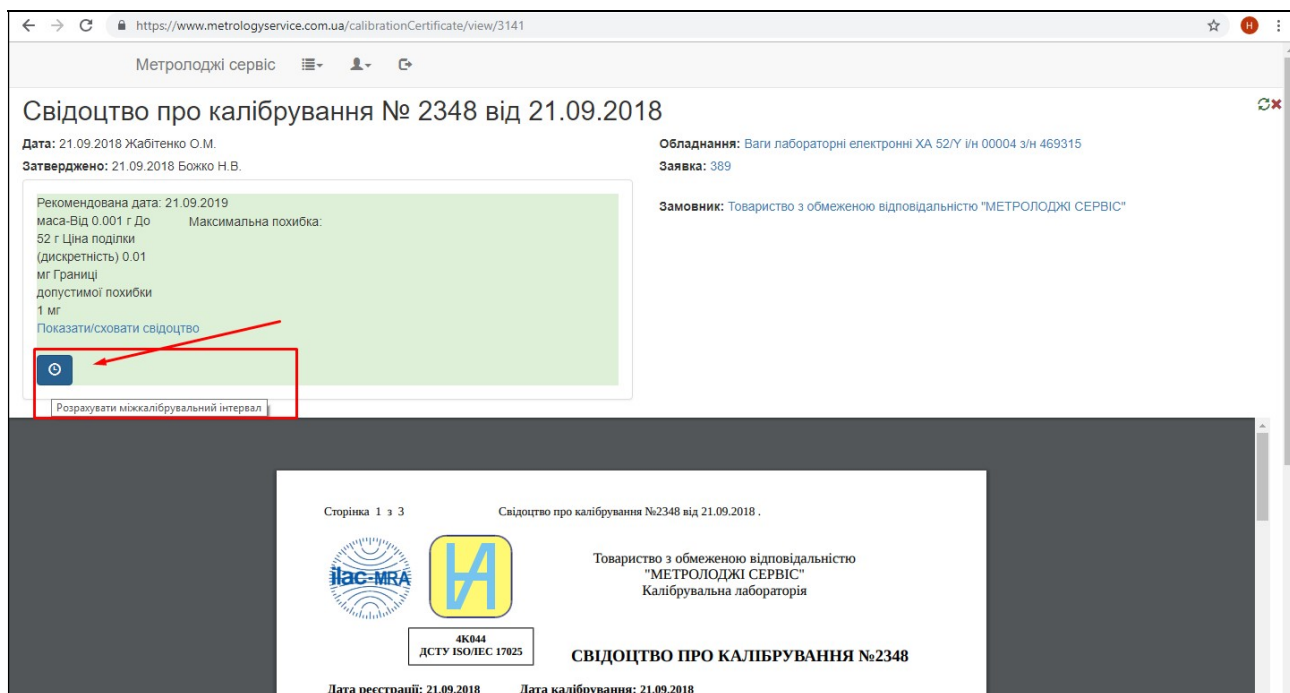

АБО ТАК

Метролоджі сервіс						
Відкаліброване обладнання						
1..20 21..40 Відмінити опції						
Назва Назва:	з/н з/н:	і/н і/н:	Назва Показати/сховати фільтри	Власник Власник:	Відділ Відділ:	Останнє калібрування
Ваги лабораторні електронні Ohaus E02140 Explorer	1118500975	—	Ваги лабораторні електронні Ohaus E02140 Explorer	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+ Номер: 2494 Дата: 16.10.2018 Дата наступного калібрування/перевірки: 16.10.2019 Запланована дата: 16.10.2019 Рекомендована дата: 16.10.2019 Калібрувальна лабораторія: ННЦ "Інститут метрології" Калібрувальна лабораторія маса- Від 0.02 г До 210 г Ціна поділки (дискретність) 0.0001 г Показати/сховати свідоцтво ⊖
Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом дози одноканальний LABMATE+ 20-200 мкл	546052460	—	Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом дози одноканальний LABMATE+ 20-200 мкл	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+ Номер: 2270 Дата: 03.09.2018 Дата наступного калібрування/перевірки: ⊖

← → ↻ 🔒 https://www.metrologyservice.com.ua/equipment/lab/view/1243/

Метролоджі сервіс

Обладнання Ваги лабораторні електронні Ohaus E02140 Explorer з/н 1118500975

Базова інформація

Переглянути контролю по шаблону Ваги (процедура 26)

Переглянути контролю по шаблону Ваги

Калібрування обладнання

📎

Власник: ТОВ "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"

Відділ: Калібрувальна лабораторія

Модель: Ваги лабораторні електронні Ohaus E02140 Explorer

Виробник:

з/н: 1118500975

і/н:

Опис:

Власник(для свідоцтва):

Умовне найменування: Ваги лабораторні електронні Ohaus E02140 Explorer

Дата виробництва:

Відпрацьовані години:

Поточна вартість:

Кімната: ні

Шаблони контролю обладнання: Ваги (процедура 26); Ваги;

Перенесіть файл:

Перенесіть сюди pdf або зображення чи натисніть для завантаження

Можете завантажувати фото або потрібні Вас файли

← → ↻ <https://www.metrologyservice.com.ua/equipment/lab/listOf/calibration/1243> ☆ ⓘ

Метролоджі сервіс

Калібровки обладнання Ваги лабораторні електронні Ohaus E02140 Explorer з/н 1118500975

Базова інформація Калібрування обладнання Повірки обладнання

+

20 ▾

1..6 Відмінити опції

Номер Номер:	Дата Дата:	Дата наступного калібрування/повірки Дата наступного калібрування/повірки:	Лабораторія	Відділ	
980	10.10.2017	10.10.2018	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Відділ механічних вимірювань	Перегляд
988	19.10.2017		—	Калібрувальна лабораторія	Перегляд
1033	31.10.2017	01.11.2018	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Відділ механічних вимірювань	Перегляд
1706	05.04.2018		—	Калібрувальна лабораторія	Перегляд
2362	17.09.2018		—	Калібрувальна лабораторія	Перегляд
2494	16.10.2018	16.10.2019	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Калібрувальна лабораторія	Перегляд

1..6
[Друкувати](#)

← → ↻ <https://www.metrologyservice.com.ua/equipment/lab/viewOf/calibration/1198>

Метролоджі сервіс

Обладнання: Ваги лабораторні електронні Ohaus E02140 Explorer з/н 1118500975

Номер: 980

Дата: 10.10.2017

Дата наступного калібрування/повірки: 10.10.2018

Запланована дата: 10.10.2018

Рекомендована дата: 31.10.2018

Калібрувальна лабораторія: ННЦ "Інститут метрології"

Відділ механічних вимірювань

маса-Від 0.02 г До 210 г Ціна поділки

Максимальна похибка:

(дискретність) 0.0001 г

[Показати/сховати свідоцтво](#)



← → ↻ <https://www.metrologyservice.com.ua/equipment/lab/viewOf/calibration/1198>

Метролоджі сервіс

Обладнання: Ваги лабораторні електронні Ohaus E02140 Explorer 3/н 1118500975
 Номер: 980
 Дата: 10.10.2017
 Дата наступного калібрування/повірки: 10.10.2018
 Запланована дата: 10.10.2018
 Рекомендована дата: 31.10.2018
 Калібрувальна лабораторія: ННЦ "Інститут метрології"
 Відділ механічних вимірювань
 маса-Від 0.02 г До 210 г Ціна поділки (дискретність) 0.0001 г
 Максимальна похибка:
 Показати/сховати свідоцтво

Розрахувати міжкалібрувальний інтервал відповідно до ДСТУ ILAC-G 24/OIML D 10:2013 (ILAC-G 24/OIML D 10:2010, IDT)
 маса-Від 0.02 г До 210 г Ціна поділки (дискретність) 0.0001 г
 Визначено під час калібрування

Границі допустимої похибки: Максимальна похибка:

Висновок
 ще не розраховано


Загальний висновок:

Поточний міжкалібрувальний інтервал:
 Розрахований міжкалібрувальний інтервал:

Встановити даний інтервал?

6.1.3 Заявки – Компанії

В цьому журналі відображаються дані про Вашу Компанію.

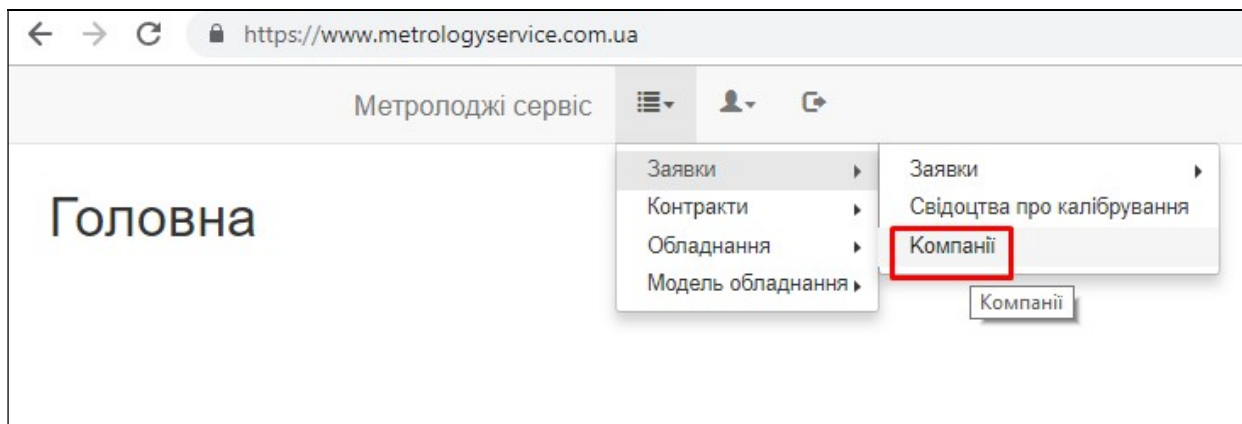

← → ↻ <https://www.metrologyservice.com.ua/company/index/>

Метролоджі сервіс

Компанії

20


1.1 Відмінити опції

Назва X	Коротка назва	Фіз. особа	Населений пункт	Адреса	Оф./Кв. №	Телефон	Індекс	Інформація про банк	ЄДРПОУ	Індивідуальний податковий №	Довірена	Активний	Коментар	Створено	Затверджено	
Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	ТОВ "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Ні	м.Київ	вул. Васильївська, 45	403	(044)500-66-23	03022	Ф-я "Розрахунковий центр" ПАТ КБ "ПриватБанк"	39771443	—	—	Так	—	20.11.2015 Коцюба А.М.	16.08.2016 Божко Н.В.	

1.1 Друкувати


6.2 Контракти.

В даній вкладці Ви можете переглядати шаблони документів та наразі дійсні договори, які підписані з Вашою компанією та ТОВ “Метролоджі сервіс”.

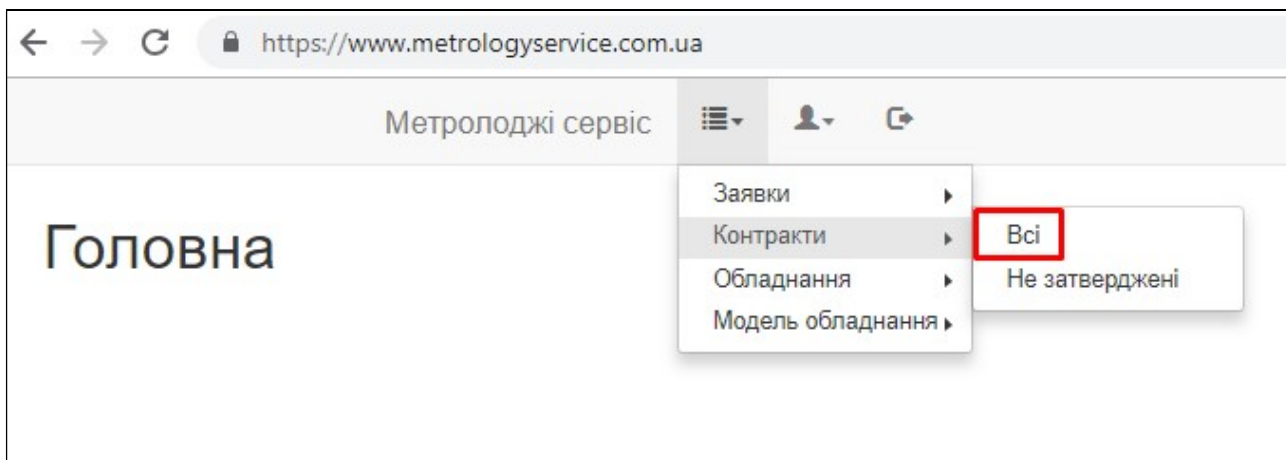


6.3 Обладнання.

6.3.1 Обладнання – Обладнання

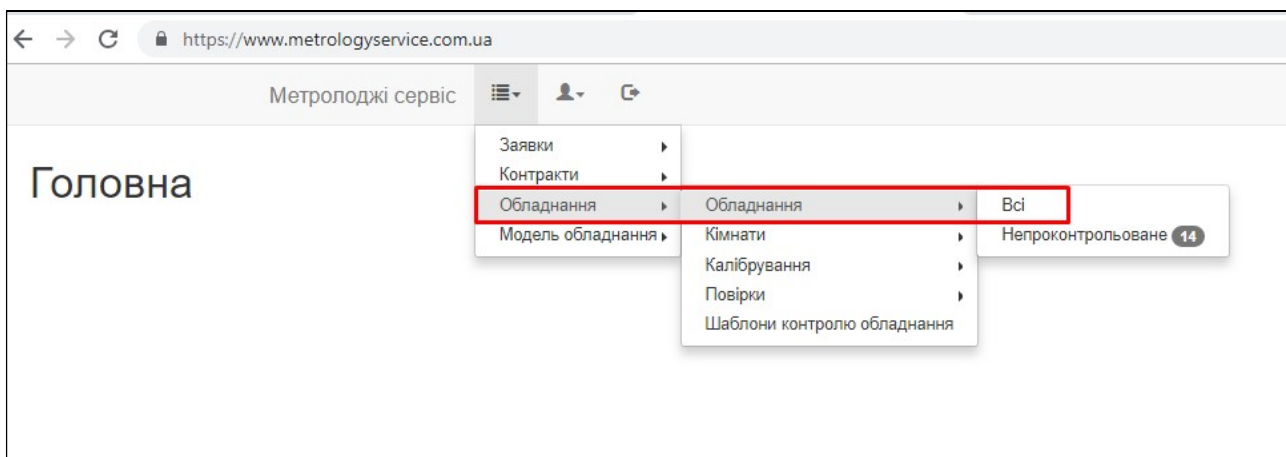

На цій вкладці Ви можете переглядати все обладнання, що належить Вашій Компанії:

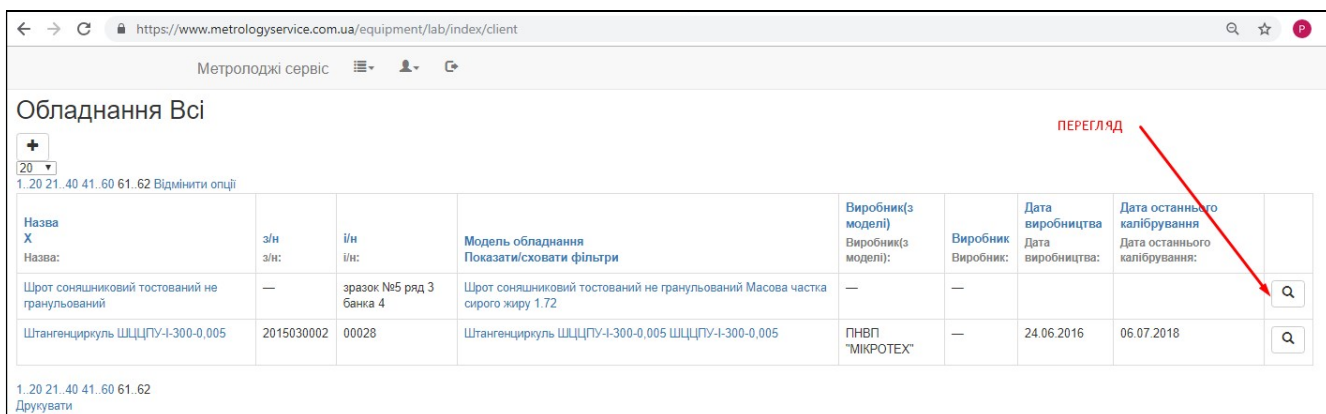

← → ↻ <https://www.metrologyservice.com.ua/equipment/lab/view/258/>

Метролоджі сервіс

Обладнання Штангенциркуль ШЦЦПУ-I-300-0,005 ШЦЦПУ-I-300-0,005 і/н 00028 з/н 2015030002

Базова інформація Калібрування обладнання

Власник: ТОВ "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"

Відділ: Калібрувальна лабораторія

Модель: Штангенциркуль ШЦЦПУ-I-300-0,005 ШЦЦПУ-I-300-0,005

Виробник:

з/н: 2015030002

і/н: 00028

Опис:

Власник(для свідоцтва):

Умовне найменування: Штангенциркуль ШЦЦПУ-I-300-0,005

Дата виробництва: 24.06.2016

Відпрацьовані години:

Поточна вартість:

Кімната: ні

Шаблони контролю обладнання:

Перенесіть файл:

Перенесіть сюди pdf або зображення чи натисніть для завантаження

В журналі “Непроконтрольоване” знаходиться все те обладнання, по якому не записаний контроль

← → ↻ https://www.metrologyservice.com.ua/equipment/lab/index/client/uncontrolled_all

Метролоджі сервіс

Обладнання Непроконтрольоване

20

1..14 Відмінити опції

Назва X	з/н з/н:	і/н і/н:	Модель обладнання Показати/сховати фільтри	Виробник(з моделі) Виробник(з моделі):	Виробник Виробник:	Дата виробництва Дата виробництва:	Дата останнього калібрування Дата останнього калібрування:	
Ваги лабораторні електронні Ohaus E02140 Explorer	1118500975	—	Ваги лабораторні електронні Ohaus E02140 Explorer	OHAUS	—		16.10.2018	🔍 Контролі по шаблону Ваги (процедура 26) Контролі по шаблону Ваги
Ваги лабораторні електронні PS 200/2000/C/2	469311	00005	Ваги лабораторні електронні PS 200/2000/C/2	Radwag	—	01.01.2015	28.09.2018	🔍 Контролі по шаблону Ваги (процедура 26) Контролі по шаблону Ваги
Ваги лабораторні електронні XA 52/Y	469315	00004	Ваги лабораторні електронні XA 52/Y	Radwag	—	01.01.2015	26.09.2018	🔍 Контролі по шаблону Ваги (процедура 26) Контролі по шаблону Ваги
Гиря 1 кг F1	219	00029	Гиря 1 кг F1	Техноваги	—	01.01.2016	27.06.2018	🔍 Контролі по шаблону Гиря (процедура 26) Контролі по шаблону Гиря
Гиря 1 кг M1	138	00012	Гиря 1 кг M1	Техноваги	—	01.01.2015	27.06.2018	🔍 Контролі по шаблону Гиря (процедура 26) Контролі по шаблону Гиря

Ви можете додавати своє обладнання до списку:

Метролоджі сервіс

Обладнання Всі

+ Кнопка для додавання НОВОГО ОБЛАДНАННЯ

1..20 21..40 41..60 61..63 Відмінити опції

Назва X Назва:	з/н з/н:	і/н і/н:	Модель обладнання Показати/сховати фільтри	Виробник(з моделі) Виробник(з моделі):	Виробник Виробник:	Дата виробництва Дата виробництва:	Дата останнього калібрування Дата останнього калібрування:	
Шрот соняшниковий тостований не гранульований	—	зразок №4 ряд 3 банка 6	Шрот соняшниковий тостований не гранульований Масова частка сирого жиру 1.32	—	—			Q
Шрот соняшниковий тостований не гранульований	—	зразок №5 ряд 3 банка 4	Шрот соняшниковий тостований не гранульований Масова частка сирого жиру 1.72	—	—			Q
Штангенциркуль ШЦЦ(ПУ-І-300-0,005	2015030002	00028	Штангенциркуль ШЦЦ(ПУ-І-300-0,005 ШЦЦ(ПУ-І-300-0,005	ПНВП "МІКРОТЕХ"	—	24.06.2016	06.07.2018	Q

1..20 21..40 41..60 61..63
Друкувати

Метролоджі сервіс

Обладнання

☒ ☐

Власник: ТОВ "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"

Відділ:

Калібрувальна лабораторія

Модель:

Введіть перші літери моделі

Виробник:

Введіть перші літери виробника

з/н:

Необхідно вказати або заводський номер або інвентарний

і/н:

Опис:

Власник(для свідоцтва):

Умовне найменування:

Дата виробництва:

Відпрацьовані години:

Поточна вартість:

Кімната:

Шаблони контролю обладнання:

Перенесіть файл:

Перенесіть сюди pdf або зображення чи натисніть для завантаження

Заповнюємо потрібні дані та зберігаємо.

← → ↻ <https://www.metrologyservice.com.ua/equipment/lab/view/-1/>

Метролджі сервіс

Обладнання


КНОПКА ЗБЕРЕЖЕННЯ

Власник: ТОВ "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"

Відділ:

Калібрувальна лабораторія

Модель:

Введіть перші літери моделі

Виробник:

Введіть перші літери виробника

з/н:

6.3.2 Обладнання – Кімнати

На цій вкладці Ви можете переглядати всі Кімнати, що належать Вашій Компанії:

← → ↻ <https://www.metrologyservice.com.ua/equipment/lab/index/client/room>

Метролджі сервіс

+
20

1..3 Відмінити опції

Назва	
Назва:	
Кімната2	Контролі по шаблону Кімната (5 параметрів) Контролі по шаблону Кімната1 Контролі по шаблону Кімната
Кімната3	Контролі по шаблону Кімната (5 параметрів) Контролі по шаблону Кімната1 Контролі по шаблону Кімната
спектроф	Контролі по шаблону Кімната

1..3
Друкувати

Також, у Вас є можливість самостійно вносити контроль по ним:

← → ↻ <https://www.metrologyservice.com.ua/equipment/lab/index/client/room>

Метролоджі сервіс

+

20 ▾

1..3 Відмінити опції

Назва
X
Назва:

Кімната2

Кімната3

спектроф

Контролі по шаблону Кімната (5 параметрів)

Контролі по шаблону Кімната1

Контролі по шаблону Кімната

Контролі по шаблону Кімната (5 параметрів)

Контролі по шаблону Кімната1

Контролі по шаблону Кімната

Контролі по шаблону Кімната

1..3
Друкувати

← → ↻ <https://www.metrologyservice.com.ua/equipment/lab/viewTests/60/14>

Метролоджі сервіс

Контролі по шаблону Кімната1, Кімната2

Базова інформація

Переглянути контролі по шаблону Кімната (5 параметрів)

Переглянути контролі по шаблону Кімната1

Переглянути контролі по шаблону Кімната

+

10 ▾

1..10 11..14 Відмінити опції

Дата X Дата:	Користувач Користувач:	Перевірено	Результати Значення: Показник:	
14.03.2017	Божко Н.В.		Температура : Вологість :	22 45 °C %
04.04.2017	Божко Н.В.		Температура : Вологість :	24.4 44 °C %
17.05.2017	Божко Н.В.		Температура : Вологість :	24.6 42 °C %
23.06.2017	Божко Н.В.		Температура : Вологість :	23 56 °C %

1..10 11..14
Друкувати

Метролоджі сервіс

Контролі по шаблону Кімната1, Кімната2

Базова інформація Переглянути контролі по шаблону Кімната (5 параметрів) Переглянути контролі по шаблону Кімната1 Переглянути контролі по шаблону Кімната

Новий контроль:

☒
 Температура : 22 °C
 Вологість : 45 %

10 1..10 11..14 Відмінити опції

Дата X	Користувач	Перевірено	Результати
Дата:	Користувач:		Значення: Показник:
14.03.2017	Божко Н.В.		Температура : 22 °C Вологість : 45 %
04.04.2017	Божко Н.В.		Температура : 24.4 °C Вологість : 44 %
17.05.2017	Божко Н.В.		Температура : 24.6 °C Вологість : 42 %
23.06.2017	Божко Н.В.		Температура : 23 °C Вологість : 56 %

1..10 11..14 Друкувати

Натисніть, щоб повернутися назад утримуйте, щоб переглянути історію

Контролі по шаблону Кімната1, Кімната2

Базова інформація Переглянути контролі по шаблону Кімната (5 параметрів) Переглянути контролі по шаблону Кімната1 Переглянути контролі по шаблону Кімната

Новий контроль:

☒
 Температура : 22 °C
 Вологість : 45 %


10 1..10 11..14 Відмінити опції

Дата X	Користувач	Перевірено	Результати
Дата:	Користувач:		Значення: Показник:
14.03.2017	Божко Н.В.		Температура : 22 °C Вологість : 45 %
04.04.2017	Божко Н.В.		Температура : 24.4 °C Вологість : 44 %
17.05.2017	Божко Н.В.		Температура : 24.6 °C Вологість : 42 %
23.06.2017	Божко Н.В.		Температура : 23 °C Вологість : 56 %



І таким чином додаємо контролі по всім потрібним кімнатам.


6.3.3 Обладнання – Калібрування

Обладнання – Калібрування – План графік (програма) калібрування

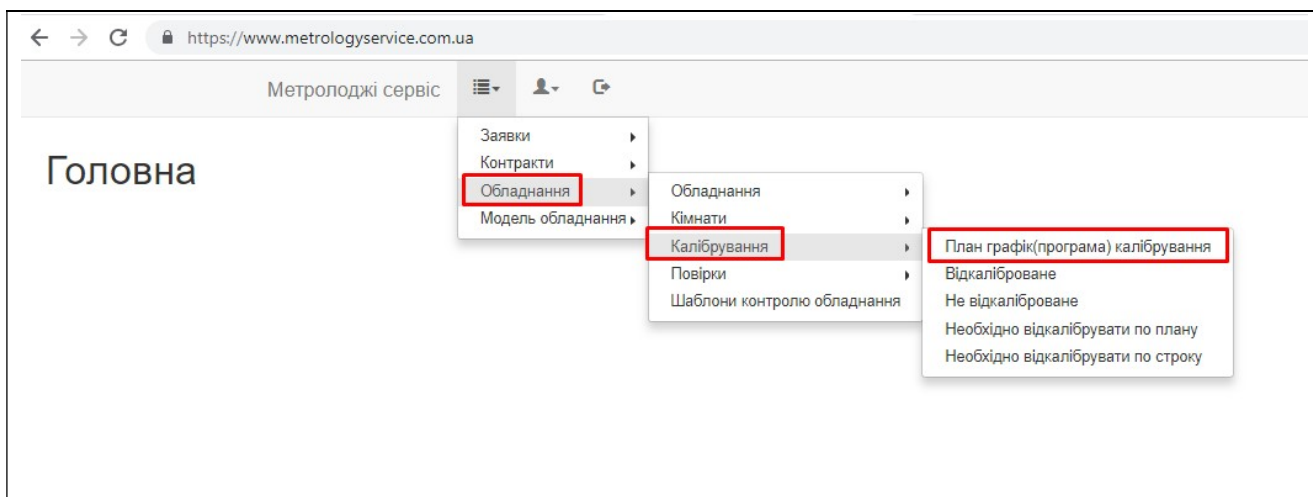

Цей журнал відображає графік майбутнього калібрування

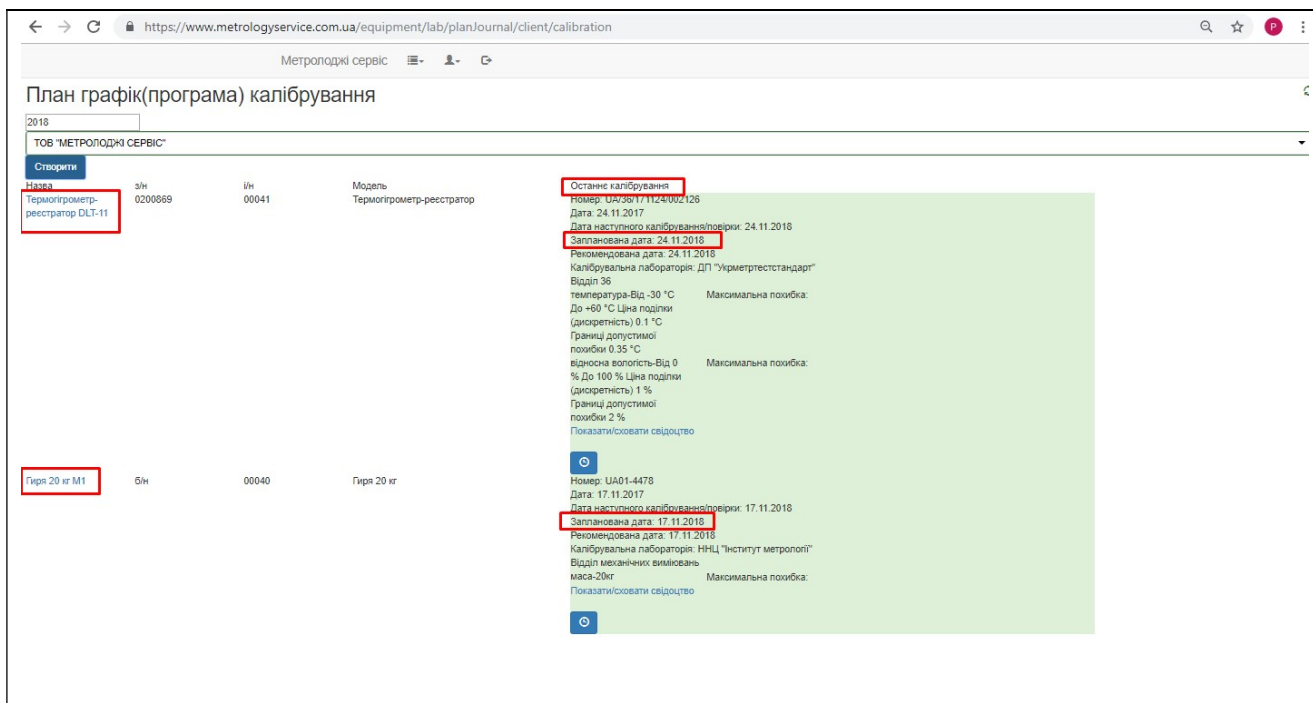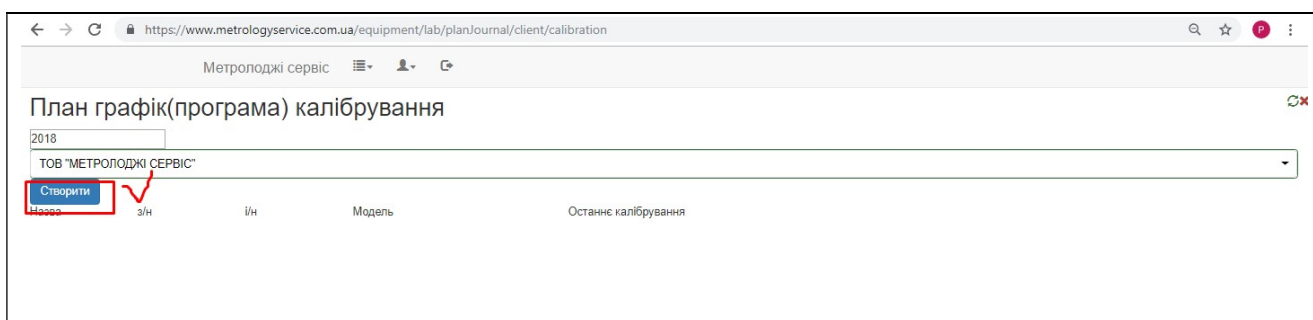

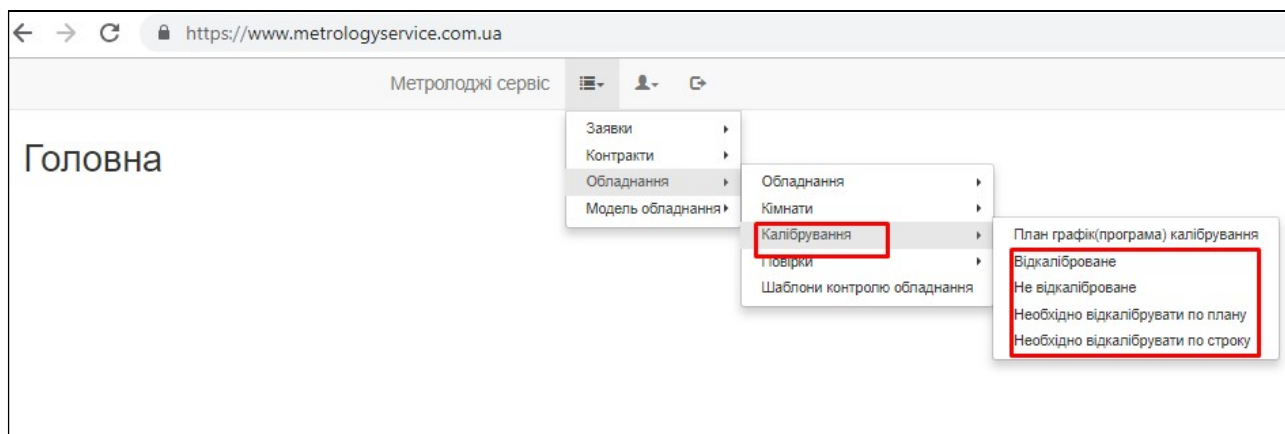

Журнали “Відкаліброване”, “Не відкаліброване”, “Необхідно відкалібрувати по плану”, “Необхідно відкалібрувати по строку” відображають списки відповідного обладнання.

Журнал відкаліброваного обладнання/не відкаліброваного обладнання також дозволяє вносити калібровки, які не були зроблені ТОВ “Метролоджі сервіс”.

Для цього необхідно зайти в “Перегляд” конкретного обладнання:

Обладнання що не відкаліброване

Назва	з/н	ін	Назва	Власник	Відділ	Останнє калібрування
Назва:	з/н:	ін:	Показати/ховати фільтри	Власник:	Відділ:	
Мультиметр UT136C Uni-T	N161456284	00034	Мультиметр UT136C Uni-T	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+
Міризм зразковий МІР-2-01 УХЛ 4.1	524	—	Міризм зразковий МІР-2-01 УХЛ 4.1	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+ Номер: 858 Дата: 01.09.2017 Дата наступного калібрування/перевірки: Запланована дата: 01.09.2018 Рекомендована дата: 01.09.2018 Калібрувальна лабораторія об'єм-20000л ³ Максимальна похибка: Показати/ховати свідоцтво
Пурка Nilema-litre	—	8616	Пурка Nilema-litre	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	ВТЦ	+ Номер: 797 Дата: 08.08.2017 Дата наступного калібрування/перевірки: Запланована дата: 08.08.2018 Рекомендована дата: 08.08.2018 ВТЦ об'єм-1л Максимальна похибка: Показати/ховати свідоцтво

Метролоджі сервіс

Обладнання що не відкаліброване

20

1..11 Відмінити опції

Назва Назва:	з/н з/н:	і/н і/н:	Назва Показати/сховати фільтри	Власник Власник:	Відділ Відділ:	Останнє калібрування	
Мультиметр UT136C Uni-T	H161456284	00034	Мультиметр UT136C Uni-T"	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+	Q
Мірник зразковий M1P-2-01 УХЛ 4.1	524	—	Мірник зразковий M1P-2-01 УХЛ 4.1"	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+	Q
Пурка Nilema-litre	—	8616	Пурка Nilema-litre"	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	ВТЦ	+	Q

Номер: 868
Дата: 01.09.2017
Дата наступного калібрування/півірки:
Запланована дата:
Рекомендована дата: 01.09.2018
Калібрувальна лабораторія
об'єм-2000см³ Максимальна похибка:
Показати/сховати свідоцтво

Номер: 797
Дата: 08.08.2017
Дата наступного калібрування/півірки:

Метролоджі сервіс

Обладнання Мірник зразковий M1P-2-01 УХЛ 4.1 з/н 524

Базова інформація Калібрування обладнання

Власник: ТОВ "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"

Відділ: Калібрувальна лабораторія

Модель: Мірник зразковий M1P-2-01 УХЛ 4.1

Виробник:

з/н: 524

і/н:

Опис:

Власник(для свідоцтва):

Умовне найменування: Мірник зразковий M1P-2-01 УХЛ 4.1

Дата виробництва: 01.01.1985

Відпрацьовані години:

Поточна вартість:

Кімната: ні

Шаблони контролю обладнання:

Перенесіть файл:

Перенесіть сюди pdf або зображення чи натисніть для завантаження

Метролоджі сервіс

Калібровки обладнання Мірник зразковий М1Р-2-01 УХЛ 4.1 з/н 524

Базова інформація Калібрування обладнання Повірки обладнання

+ ✓

20

1..1 Відмінити опції

Номер Номер:	Дата X Дата:	Дата наступного калібрування/повірки Дата наступного калібрування/повірки:	Лабораторія	Відділ	
868	01.09.2017		—	Калібрувальна лабораторія	Перегляд

1..1
Друкувати

Метролоджі сервіс

Калібровки обладнання Мірник зразковий М1Р-2-01 УХЛ 4.1 з/н 524

Базова інформація Калібрування обладнання Повірки обладнання

✓

Номер:

Дата: 30.10.2018

Дата наступного калібрування/повірки: 30.10.2019

Запланована дата: 30.10.2019

Рекомендована дата: 30.10.2019

ЗАПОВНЮЄМО ДАНІ

об'єм-2000см³

Максимальна похибка:

20

1..1 Відмінити опції

Номер Номер:	Дата X Дата:	Дата наступного калібрування/повірки Дата наступного калібрування/повірки:	Лабораторія	Відділ	
868	01.09.2017		—	Калібрувальна лабораторія	Перегляд

1..1

Метролоджі сервіс

Калібровки обладнання Мірник зразковий М1Р-2-01 УХЛ 4.1 з/н 524

Базова інформація Калібрування обладнання Повірки обладнання

☒ **ПІСЛЯ ЗАВПОНЕННЯ ЗБЕРІГАЄМО**

Номер: 777

Дата: 30.10.2018

Дата наступного калібрування/повірки: 30.10.2019

Запланована дата: 30.10.2019

Рекомендована дата: 30.10.2019

Калібрувальна лабораторія: ХКВЛ

1

об'єм-2000см³ Максимальна похибка: 7 мл

20

1.1 Відмінити опції

Номер	Дата	Дата наступного калібрування/повірки	Лабораторія	Відділ	
Номер:	Дата:	Дата наступного калібрування/повірки:			
868	01.09.2017		—	Калібрувальна лабораторія	Перегляд

Інші журнали:

Метролоджі сервіс

Обладнання що необхідно відкалібрувати по плану

20

1.3 Відмінити опції

Назва	з/н	й/н	Назва	Власник	Відділ	Останнє калібрування
Назва:	з/н:	й/н:	Показати/сховати фільтри	Власник:	Відділ:	
Спектрофотометр BS0012PC	кфм421834	—	Спектрофотометр BS0012PC	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	ТОВ "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Номер: 315 Дата: 04.11.2016 Дата наступного калібрування/повірки: 03.11.2017 Запланована дата: 03.11.2017 Рекомендована дата: 03.11.2017 Калібрувальна лабораторія: ТОВ "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС" довжина хвилі: Максимальна похибка: Від: 190 нм До: 1100 нм Ціна поділки (дискретність): 0.1 нм Показати/сховати свідоцтво
Гірометр похрометричний ВІТ-1	29	00030	Гірометр похрометричний ВІТ-1*	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	Номер: UA/24/160913/2562 Дата: 13.09.2016 Дата наступного калібрування/повірки: 13.09.2017 Запланована дата: 13.09.2017 Рекомендована дата: 13.09.2017 Калібрувальна лабораторія: ДП "Укрметрестандарт" Калібрувальна лабораторія: температура-Від: Максимальна похибка: 0 °C До +25 °C Ціна поділки (дискретність): 0.2 °C відносна вологість-Від 20 % До 90 % Ціна

← → ↻ https://www.metrologyservice.com.ua/equipment/lab/indexBy/client/calibration/need_by_end 🔍 ☆

Метроподжі сервіс

Обладнання що необхідно відкалібрувати по строку

20 ▼
1.3 Відмінити опції

Назва Назва:	з/н з/н:	й/н й/н:	Назва Показати/ховати фільтри	Власник Власник:	Відділ Відділ:	Останні калібрування
Спектрофотометр BS0012PC	кфм421834	—	Спектрофотометр BS0012PC	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОПОДЖІ СЕРВІС"	ТОВ "МЕТРОПОДЖІ СЕРВІС"	+ Номер: 315 Дата: 04.11.2016 Дата наступного калібрування/період: 03.11.2017 Запланована дата: 03.11.2017 Рекомендована дата: 03.11.2017 Калібрувальна лабораторія: ТОВ "МЕТРОПОДЖІ СЕРВІС" Калібрувальна лабораторія: довжина хвилі: Максимальна похибка: Від 190 нм До 1100 нм Ціна поділки (дискретність) 0.1 нм Показати/ховати свідоцтво ⊙
Гігрометр психрометричний Вит-1	29	00030	Гігрометр психрометричний Вит-1	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОПОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+ Номер: UA/24/160913/2562 Дата: 13.09.2016 Дата наступного калібрування/період: 13.09.2017 Запланована дата: 13.09.2017 Рекомендована дата: 13.09.2017 Калібрувальна лабораторія: ДП "Укрметрестандарт" Калібрувальна лабораторія: температура-Від: Максимальна похибка: 0 °C До +25 °C Ціна поділки (дискретність) 0.2 °C відносна вологість-Від 20 % До 90 % Ціна поділки (дискретність) 1 % ⊙

6.3.4 Обладнання – Повірки

Обладнання – Повірки – План графік повірок

Цей журнал відображає графік повірок:

← → ↻ <https://www.metrologyservice.com.ua/equipment/lab/plan/journal/client/checkup> 🔍 ☆

Метроподжі сервіс

План графік повірок


2018

ТОВ "МЕТРОПОДЖІ СЕРВІС"

Створити

Назва Термометр ТСЖ-Х	з/н 1317	й/н 00024	Модель Термометр ТСЖ-Х	Остання повірка Номер: 6/н Дата: 17.11.2015 Дата наступного калібрування/період: 17.11.2018 Запланована дата: 17.11.2018 Рекомендована дата: 25.10.2018 Калібрувальна лабораторія: ДП "Укрметрестандарт" Відділ 24 температура-Від: -30 °C До 40 °C Ціна поділки (дискретність) 1 °C Показати/ховати свідоцтво
Барометр метрологічний БАНМ1	927	00015	Барометр метрологічний	⊙ Номер: 39-02/1484 Дата: 15.11.2017 Дата наступного калібрування/період: 15.11.2018 Запланована дата: 15.11.2018 Рекомендована дата: 25.10.2018 Калібрувальна лабораторія: ДП "Укрметрестандарт" Відділ 39 тиск-Від 80 кПа До 106 кПа Ціна поділки (дискретність) 0.1 кПа Границі допустимої похибки 0.2 кПа Показати/ховати свідоцтво ⊙

Журнали “Повірене”, “Не повірене”, “Необхідно повірити по плану”, “Необхідно повірити по строку” відображають списки відповідного обладнання.

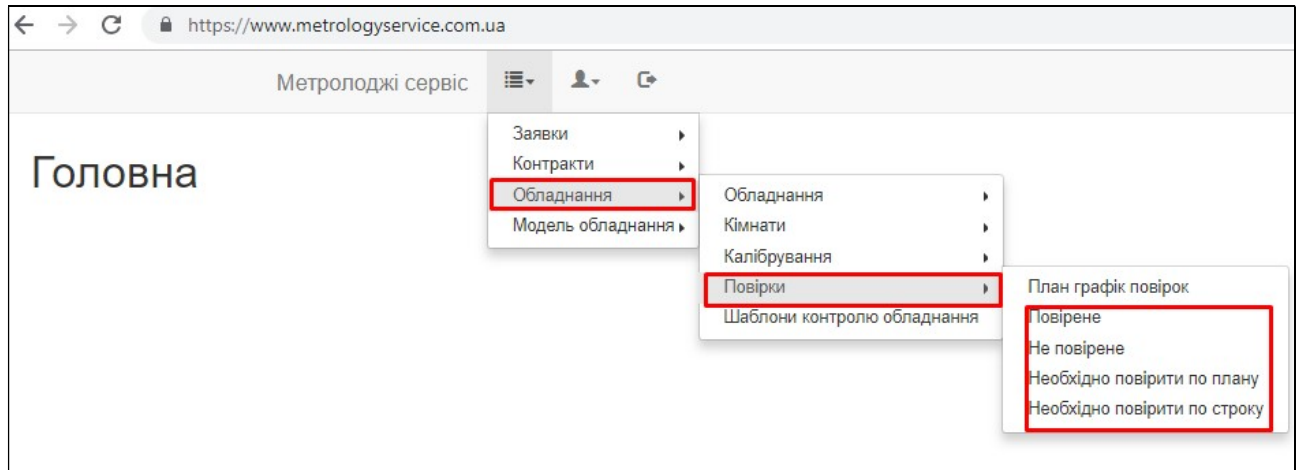

Журнал повіреного обладнання/не повіреного обладнання також дозволяє вносити повірки.

Для цього необхідно зайти в “Перегляд” конкретного обладнання:

Назва	з/н	і/н	Назва Показати/сховати фільтри	Власник	Відділ	Остання повірка
Мультиметр UT136C Uni-T	H161456284	00034	Мультиметр UT136C Uni-T	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+ Номер: 25-04/0711 Дата: 21.06.2018 Дата наступного калібрування/повірки: 21.06.2019 Запланована дата: 21.06.2019 Повірено: ДП "Укрметрестандарт" Калібрувальна лабораторія Показати/сховати свідоцтво
Барометр цифровий GBP 3300	600129	—	Барометр цифровий GBP 3300	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+ Номер: 39-02/1048 Дата: 08.08.2018 Дата наступного калібрування/повірки: 08.08.2019 Запланована дата: 08.08.2019 Повірено: ДП "Укрметрестандарт" Відділ 39 Показати/сховати свідоцтво
Барометр метрологічний БАММ1	927	00015	Барометр метрологічний БАММ1	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+ Номер: 39-02/1484 Дата: 15.11.2017 Дата наступного калібрування/повірки: 15.11.2018 Запланована дата: 15.11.2018 Повірено: ДП "Укрметрестандарт" Відділ 39 Показати/сховати свідоцтво

Метролоджі сервіс							
Обладнання що не повірене							
20							
1..4 Відмінити опції							
Назва	з/н	і/н	Назва	Власник	Відділ	Остання повірка	
Назва:	з/н:	і/н:	Показати/сховати фільтри	Власник:	Відділ:		
Термогірометр-реєстратор DLT-11-Рt	0200849	00035	Термогірометр-реєстратор DLT-11-Рt	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+	Q
Гірометр психрометричний ВІТ-1	29	00030	Гірометр психрометричний ВІТ-1"	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+	Q
Гірометр психрометричний ВІТ-1	24	00018	Гірометр психрометричний ВІТ-1"	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+	Q
						Номер: б/н Дата: 01.08.2015 Дата наступного калібрування/повірки: 01.08.2017 Запланована дата: 01.08.2017 Повірено: ДП "Укрметртестстандарт" Калібрувальна лабораторія Показати/сховати свідоцтво	
Гірометр психрометричний ВІТ-2	H146	00014	Гірометр психрометричний ВІТ-2"	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+	Q
						Номер: б/н Дата: 15.04.2015 Дата наступного калібрування/повірки: 16.04.2017 Запланована дата: 15.04.2017 Повірено: ДП "Укрметртестстандарт" Калібрувальна лабораторія Показати/сховати свідоцтво	

Метролоджі сервіс							
Обладнання що не повірене							
20							
1..4 Відмінити опції							
Назва	з/н	і/н	Назва	Власник	Відділ	Остання повірка	
Назва:	з/н:	і/н:	Показати/сховати фільтри	Власник:	Відділ:		
Термогірометр-реєстратор DLT-11-Рt	0200849	00035	Термогірометр-реєстратор DLT-11-Рt	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+	Q
Гірометр психрометричний ВІТ-1	29	00030	Гірометр психрометричний ВІТ-1"	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+	Q
Гірометр психрометричний ВІТ-1	24	00018	Гірометр психрометричний ВІТ-1"	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+	Q
						Номер: б/н Дата: 01.08.2015 Дата наступного калібрування/повірки: 01.08.2017 Запланована дата: 01.08.2017 Повірено: ДП "Укрметртестстандарт" Калібрувальна лабораторія Показати/сховати свідоцтво	
Гірометр психрометричний ВІТ-2	H146	00014	Гірометр психрометричний ВІТ-2"	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+	Q
						Номер: б/н Дата: 15.04.2015 Дата наступного калібрування/повірки: 16.04.2017 Запланована дата: 15.04.2017 Повірено: ДП "Укрметртестстандарт" Калібрувальна лабораторія Показати/сховати свідоцтво	

← → ↻ <https://www.metrologyservice.com.ua/equipment/lab/view/51/>

Метролоджі сервіс

Обладнання Гігрометр психрометричний ВИТ-1 і/н 00018 з/н 24

Базова інформація | Калібрування обладнання | **Повірки обладнання**

Власник: ТОВ "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"

Відділ: Калібрувальна лабораторія

Модель: Гігрометр психрометричний ВИТ-1

Виробник:

з/н: 24

і/н: 00018

Опис:

Власник(для свідоцтва):

Умовне найменування: Гігрометр психрометричний ВИТ-1

Дата виробництва: 01.08.2015

Відпрацьовані години:

Поточна вартість: 82

Кімната: ні

Шаблони контролю обладнання:

Перенесіть файл:

Перенесіть сюди pdf або зображення чи натисніть для завантаження

← → ↻ <https://www.metrologyservice.com.ua/equipment/lab/listOf/checkup/51>

Метролоджі сервіс

Повірки обладнання Гігрометр психрометричний ВИТ-1 і/н 00018 з/н 24

Базова інформація | Калібрування обладнання | **Повірки обладнання**

+ 

20

1..1 Відмінити опції

Номер	Дата	Дата наступного калібрування/повірки	Лабораторія	Відділ	
Номер:	Дата:	Дата наступного калібрування/повірки:			
б/н	01.08.2015	01.08.2017	ДП "Укрметртестстандарт"	Калібрувальна лабораторія	Перегляд

1..1
Друкувати

Метролоджі сервіс

Повірки обладнання Гігрометр психрометричний ВИТ-1 і/н 00018 з/н 24

Базова інформація | Калібрування обладнання | Повірки обладнання

✓

Номер:

Дата: 30.10.2018

Дата наступного калібрування/повірки: 30.10.2019

Запланована дата: 30.10.2019

Повірено:

20

1..1 Відмінити опції

Номер	Дата	Дата наступного калібрування/повірки	Лабораторія	Відділ
Номер:	Дата:	Дата наступного калібрування/повірки:	Лабораторія	Відділ
б/н	01.08.2015	01.08.2017	ДП "Укрметрестандарт"	Калібрувальна лабораторія

Перегляд

1..1
Друквати

Метролоджі сервіс

Обладнання що необхідно повірити по плану

20

1..3 Відмінити опції

Назва	з/н	і/н	Назва	Власник	Відділ	Остання повірка
Назва:	з/н:	і/н:	Показати/сховати фільтри	Власник:	Відділ:	
Барометр метрологічний БАММ1	927	00015	Барометр метрологічний БАММ1	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+ Номер: 39-02/1484 Дата: 15.11.2017 Дата наступного калібрування/повірки: 15.11.2018 Запланована дата: 15.11.2018 Повірено: ДП "Укрметрестандарт" Відділ 39 Показати/сховати свідоцтво
Гігрометр психрометричний ВИТ-1	24	00018	Гігрометр психрометричний ВИТ-1	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+ Номер: б/н Дата: 01.08.2015 Дата наступного калібрування/повірки: 01.08.2017 Запланована дата: 01.08.2017 Повірено: ДП "Укрметрестандарт" Калібрувальна лабораторія Показати/сховати свідоцтво
Гігрометр психрометричний ВИТ-2	Н146	00014	Гігрометр психрометричний ВИТ-2	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+ Номер: б/н Дата: 15.04.2015 Дата наступного калібрування/повірки: 16.04.2017 Запланована дата: 15.04.2017 Повірено: ДП "Укрметрестандарт" Калібрувальна лабораторія Показати/сховати свідоцтво

Метрологджі сервіс


Обладнання що необхідно повірити по строку

1.3 Відмінити опції

Назва Назва:	з/н з/н:	і/н і/н:	Назва Показати/сховати фільтри	Власник Власник:	Відділ Відділ:	Остання повірка	
Барометр метрологічний БАММ1	927	00015	Барометр метрологічний БАММ1	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+ Номер: 39-02/1484 Дата: 15.11.2017 Дата наступного калібрування/повірки: 15.11.2018 Запланована дата: 15.11.2018 Повірено. ДП "Укримтрестстандарт" Відділ 39 Показати/сховати свідоцтво	Q
Гірометр психрометричний ВИТ-1	24	00018	Гірометр психрометричний ВИТ-1	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+ Номер: 6/н Дата: 01.08.2015 Дата наступного калібрування/повірки: 01.08.2017 Запланована дата: 01.08.2017 Повірено. ДП "Укримтрестстандарт" Калібрувальна лабораторія Показати/сховати свідоцтво	Q
Гірометр психрометричний ВИТ-2	Н146	00014	Гірометр психрометричний ВИТ-2	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"	Калібрувальна лабораторія	+ Номер: 6/н Дата: 15.04.2015 Дата наступного калібрування/повірки: 16.04.2017 Запланована дата: 15.04.2017 Повірено. ДП "Укримтрестстандарт" Калібрувальна лабораторія Показати/сховати свідоцтво	Q

1.3
Приховати

6.3.5 Обладнання – Шаблони контролю обладнання

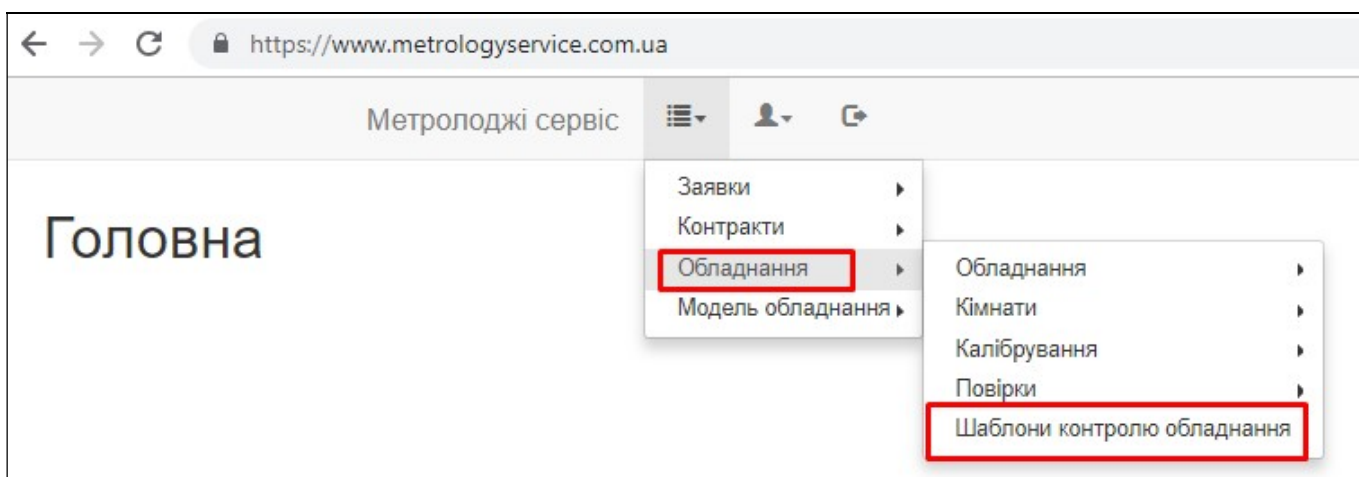

Метролоджі сервіс

Шаблони контролю обладнання

20

1.9 Відмінити опції

Створено	Назва	
Дата:	Назва:	
17.02.2016 Жабітенко О.М.	Ваги	🔍
16.01.2017 Коцюба А.М.	Ваги (процедура 26)	🔍
10.03.2016 Жабітенко О.М.	Гиря	🔍
10.11.2016 Божко Н.В.	Гиря (процедура 26)	🔍
17.02.2016 Жабітенко О.М.	Кімната	🔍
08.08.2016 Жабітенко О.М.	Кімната1	🔍
21.07.2017 Жабітенко О.М.	Кімната (5 параметрів)	🔍
16.11.2016 Божко Н.В.	Термометр, ціна поділки 0,1С	🔍
09.03.2016 Жабітенко О.М.	Холодильник	🔍

1.9

Друкувати

ПЕРЕГЛЯД

Метролоджі сервіс

Шаблон контролю обладнання Ваги

Назва: Ваги
Період контролю: 1 дн.
Активний так:
Власник: ТОВ "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"
Відділ: Калібрувальна лабораторія
Показники:

Шаблон показника	Дійсне значення маси гирі
Шаблон показника	Покази ваг
Шаблон показника	Границя допустимої похибки гирі
Шаблон показника	Границя допустимої похибки ваг

За допомогою цих шаблонів ми можемо створювати певний список показників для контролю обладнання. Натискаючи на кнопку  ми можемо переглядати формули та інші дані по вказаному показнику.

Метролоджі сервіс

Шаблон контролю обладнання Ваги

Назва: Ваги
Період контролю: 1 дн.
Активний так
Власник: ТОВ "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"
Відділ: Калібрувальна лабораторія
Показники:

Шаблон показника	Дійсне значення маси гирі	Ховати коли нуль	ні
Назва	Дійсне значення маси гирі	Максимальне відхилення	
Вид	число	Максимальне відхилення формулою	
Мас невідомість		Максимальне відхилення у відносних одиницях	
Мас експоненту		К-ть паралелей	
Спеціальні значення		Розділення піків	Назва:
Активний	так	Формула для невизначеності	Кількість:
Фізична величина	маса	Відносно абсолютного значення	
		Норма згідно нд	
		Формула	
		Позначення	МО
		Заміна змінних	
		Використовується для невизначеності	
		Точність	
		Точність для паралелей	
		Ховати в сертифікаті	так
		Активний	
		Копіювати у всі точки	

Створити новий шаблон ми можемо двома способами:

Додати з меню

Метролоджі сервіс

Шаблони контролю обладнання

1.9 Відмінити опції

Створено	Назва	
Дата:	Назва:	
17.02.2016 Жабітенко О.М.	Ваги	Q
16.01.2017 Коцюба А.М.	Ваги (процедура 26)	Q
10.03.2016 Жабітенко О.М.	Гиря	Q
10.11.2016 Божю Н.В.	Гиря (процедура 26)	Q
17.02.2016 Жабітенко О.М.	Кімната	Q
08.08.2016 Жабітенко О.М.	Кімната1	Q
21.07.2017 Жабітенко О.М.	Кімната (5 параметрів)	Q
16.11.2016 Божю Н.В.	Термометр, ціна поділки 0,1C	Q
09.03.2016 Жабітенко О.М.	Холодильник	Q

Або скопіювати шаблон та внести зміни.

Керівництво користувача АІС Лабораторія 2.5 1.0_ua від 11.10.2018р.

Стор. 39 із 41

ТОВ «Метролоджі сервіс»

← → ↻ <https://www.metrologyservice.com.ua/equipmentTestingTemplate/view/11/>

Метролоджі сервіс

Шаблон контролю обладнання Ваги



Назва: Ваги
 Період контролю: 1 дн.
 Активний так
 Власник: ТОВ "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"
 Відділ: Калібрувальна лабораторія
 Показники:

	Шаблон показника	Дійсне значення маси гирі
	Шаблон показника	Покази ваг

← → ↻ <https://www.metrologyservice.com.ua/equipmentTestingTemplate/view/-1/>

Метролоджі сервіс

Шаблон контролю обладнання Ваги

☒ ☐

Назва: Ваги

Період контролю: 1 дн.

Активний ☒


Власник: ТОВ "МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС"

Відділ: Калібрувальна лабораторія

Показники:

ПІ	
	Шаблон показника
Назва	Дійсне значення маси гирі
Вид	число
Має невизначеність	
Має експоненту	
Спеціальні значення	
Активний	так
Фізична величина	маса
Ховати коли нуль Максимальне відхилення Максимальне відхилення формулою Максимальне відхилення у відносних одиницях К-ть паралелей Розділення піків Формула для невизначеності Відносно абсолютного значення Норма згідно нд Формула Назва: Кількість:	

6.4 Модель обладнання.

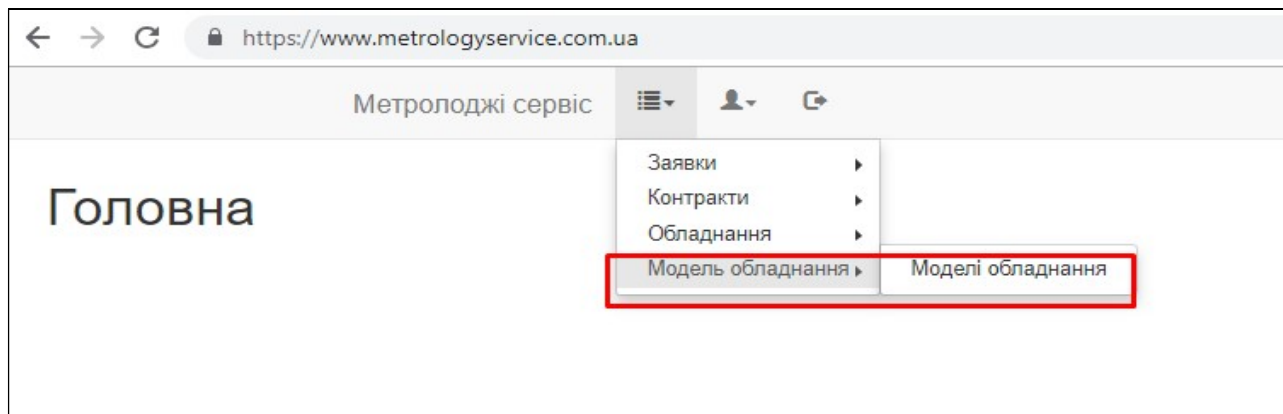

Метролоджі сервіс

Моделі обладнання

20

1..20 961..980 981..1000 1001..1020 1021..1040 1041..1060 Відмінити опції

Створено Дата: Користувач:	Назва X Назва:	Тип Тип:	Модель Модель:	Період період Період період	Період калібрування Період калібрування	К-ть каналів К-ть каналів	Виробник Виробник:	Для стандартного зразку(CPM) Для стандартного зразку(CPM)	
02.10.2018 Божко Н.В.	Хроматограф рідинний	Рідинний хроматограф	UltiMate 3000	—	1 рік	1	Dionex (США)	—	Q
05.02.2018 Жабіненко О.М.	Хроматомас-спектрометр	Газовий хроматограф	LECO, модель Pegasus-4D	—	1 рік	1	LECO Corporation, США	—	Q
05.02.2018 Жабіненко О.М.	Хроматомас-спектрометр	Газовий хроматограф	3200 QTRAP	—	1 рік	1	Agilent, США	—	Q
06.07.2017 Божко Н.В.	Шприц 1 мл	Дозатор поршневий з регульованим об'ємом	Bogmark	—	1 рік	1	Medical-Lomza Sp. z o.o.	—	Q
28.08.2017 Божко Н.В.	Шрот соняшниковий	Стандартні зразки	2017	—	1 рік	1	-	Так	Q
25.07.2016 Божко Н.В.	Шрот соняшниковий гранульований 2015	Стандартні зразки	SFSP16001	—	—	1	COTECNA	Так	Q
25.07.2016 Божко Н.В.	Шрот соняшниковий гранульований 2015	Стандартні зразки	SFSP6P	—	—	1	COTECNA	Так	Q
25.07.2016 Божко Н.В.	Шрот соняшниковий гранульований 2015	Стандартні зразки	SFSP 16002	—	—	1	COTECNA	Так	Q

Кожну модель можна переглянути:

Метролоджі сервіс

Модель обладнання

Активний так

Тип: Рідинний хроматограф

Назва: Хроматограф рідинний

Модель: UltiMate 3000

Опис: Хроматограф рідинний із діодноматричним (DAD-3000) та флуориметричним (FLD-3100) детекторами

Період перевірки: 1 рік

Період калібрування: 1

Кількість каналів: 1

Виробник: Dionex (США)

Можливе місце калібрування: Замовник

Діапазони вимірювань: масова концентрація

Складня ЗВТ

Ціна поділки (дискретність): 0.001 мкг/см³

Від: 0.001 мкг/см³

Клас точності:

Границі допустимої похибки: До: 100 мкг/см³

Розряд:

Чутливість: